



## بنام خدا

### پیوست 4

#### شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی دستگاه

- 1 - مناسب بودن آزمایشگاه از نظر گرد و خاک و رطوبت و دمای مناسب در حدود 20 الی 25 درجه سانتیگراد
- 2 - میز مناسب به ابعاد 100x70 سانتیمتر جهت قرار گیری دستگاه بر روی آن و مقاومت مناسب جهت قرار گیری دستگاهی به وزن 15Kg
- 3 - محل قرار گیری میز در آزمایشگاه باید بدور از هرگونه منبع گرمایشی و سرمایشی بصورت مستقیم باشد و همچنین در زیر تابش مستقیم نور خورشید نباشد ضمناً نزدیک به محلی جهت خروج گازهای اسپلیت و سپتوم از آزمایشگاه باشد
- 4 - محلی مناسب دارای تهویه جهت قرار گیری کپسول های گاز وجود داشته باشد ( برای مشتریانی که از کپسول استفاده خواهند کرد)
- 5 - وجود ارت مناسب در آزمایشگاه.
- 6 - وجود پریز برق تک فاز 5A - 50 Hz - 220V
- 7 - سه راهی برق ارت دار 1 عدد
- 8 - کامپیوتر یک دستگاه با سیستم عامل Windows XP or Widows 10 دارای خروجی COM جهت ارتباط با کابل سریال RS-232 دارای ملحقات استاندارد (کی برد-ماوس - مانیتور - پرینتر - اسپیکر - کابلهای ارتباطی مورد نیاز)
- 9 - سرنگ تزریق نمونه
- 10 - نمونه مناسب جهت تزریق
- 11 - آب مقطر جهت هیدروژن ژنراتور (یک لیتر)