

# P<sub>FA</sub>

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و شرایط نگهداری

**دستگاه ۲ حمام تست ویسکازیمه روغن/فیر و سایر مشتقات نفتی**

**شرکت پویافر آزما**

برای نصب و راه اندازی دستگاه تست نقطه اشتعال باز پنکی مارتنز باید ابتدا محیط آزمایشگاهی

دارای برق حد اقل تک فاز باشد و مجهز به ارت باشد یا ارت خود دستگاه فعال شود.

باید عرض سکوی آزمایشگاه حد اقل ۶۰ سانت به صورت کاملا تراز قرار یگیرد.

نباید محیط رتوبط بیش از ۵۰٪ باشد.

نماید دستگاه در معرض حرارت بالا و یا کنار وسایل حرارتزا مثل کوره قرار بگیرد. از استفاده از فیر

خام و یا مشتقات نیاز به حرارت بالا جلوگیری گردد. ابتدا سنسور دما را روشن نمایید بعد شروع به

آزمایش کنید. باید ابتدا برق دستگاه یا آزمایشگاه به محافظ وصل گردد تا از نوسانات برق هنگام

آزمایش جلوگیری گردد.