

شرایط نصب راه اندازی و نگهداری HPG JKPlasma مدل JK100

۱. بهترین محیط کاری برای دستگاه محیط آزمایشگاهی می باشد
۲. بهتر است دستگاه بر روی میزی قرار بگیرد که لوله های خلا از طریق حفره های از پیش تعبیه شده به زیر میز هدایت شود
۳. برای کاهش صدای پمپ بهتر است قسمت پایین میز که پمپ در آن قرار می گیرد در بسته باشد
۴. اتصالات خلا و محفظه خلا به شدت نسبت به ضربه حساس می باشند
۵. سطح روغن پمپ هر سه ماه یک بار چک شود تا از خط کمینه پایین تر نرود در صورت کاهش روغن، فقط از روغن مخصوص پمپ داخل مخزن روغن ریخته شود
۶. در صورت مشاهده هر گونه نشستی خلا و یا مشکل در منبع تغذیه و یا نمایشگرها به هیچ عنوان اقدام به حل مشکل ننموده و فقط با کارشناسان شرکت HPG تماس بگیرید