

## شرایط محیطی استفاده از دستگاه ترموبلاک

### ۱. تعمیر و نگهداری

➤ اقدامات محافظتی صورت گرفته در دستگاه

- قرار گرفتن محدود کننده جریان (فیوز) در مسیر برق اصلی دستگاه
- تعبیه کردن فیلتر جهت حذف هارمونیک‌های نامناسب
- آلامر دمای بالا در طراحی دستگاه لحاظ شده است.

➤ اقدامات محافظتی در جهت نگهداری سیستم توسط کاربر

۱. نگه داشتن دستگاه در دماهای نزدیک دمای اتاق
۲. نگه داشتن سیستم در رطوبت کمتر از ۷۰ درصد
۳. دور نگه داشتن سیستم از هر گونه آسیب و ضربات محکم

➤ اقدامات لازم جهت تعمیر توسط کاربر

۱. در صورت شنیدن صدای آلامر و مشاهده پیغام MaxTemp روی صفحه نمایش :

لازم است دما SetPoint را کاهش دهید در غیر این صورت امکان آسیب به سیستم کنترل دما و میزشیشه ای وجود دارد.

۲. در صورت شنیدن صدای آلامر و مشاهده پیغام MaxPwr روی صفحه نمایش :

به معنای این است که ولتاژ از حد مجاز بیشتر است.

۳. در صورت شنیدن صدای آلامر و مشاهده پیغام MinPwr روی صفحه نمایش :

به معنای این است که ولتاژ از حد مجاز کمتر است.

- در صورت بروز هرگونه اختلال در عملکرد دستگاه، درخواست پشتیبانی به سازنده دستگاه یا افراد متخصص ارسال شود،

