

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

- ❖ دستگاه با برق سه فاز کار می کند. تابلو باید بر روی دیوار نصب گردد. برای ارتباط بین دستگاه تا تابلو برق از سیم سه فاز استفاده می شود.
- ❖ از پر بودن دستگاه از نظر روغن واسکازین اطمینان حاصل کنید.
- ❖ پس از به کار انداختن دستگاه قسمت روغن واسکازین باید هواگیری شود.
- ❖ خروجی فیلتر پرس باید به سیستم فاضلاب مرتبط شود.