

شرایط محیطی لازم برای نصب دستگاه خشک کن تحقیقاتی

خشک کن تحقیقاتی ساخت شرکت در هر آزمایشگاهی با هر

شرایطی باید کار کند چون یک سیستم بسته و مستقل است .

دستگاه دارای خروجی دود و گاز میباشد

که این خروجی از طریق دود کش یا هود باید به خارج از محیط آزمایشگاه هدایت شود .

پریز برق ورودی دستگاه حتما باید ارت داشته باشد .

دستگاه آون نصب و راه اندازی ساده ای دارد .

و در دفترچه راهنمای دستگاه نحوه کالیبراسیون نرم افزاری توضیح داده شده است .

دقت شود برای شتشوی دستگاه از دستمال نم دار استفاده شود و حتما دوشاخه دستگاه از

پریز خارج شود .

در داخل دستگاه از لامپهای حرارتی برای تولید حرارت تابشی استفاده شده

بهتر است دستگاه در یک اتاق مخصوص که تردد و حضور دائم نفرات در آن

کم باشد . بهتر است .

در صورتی که گیاهان یا نمونه در حال آزمایش دارای بخارات سمی باشد حتما دستگاه

در زیر یک هود با خروجی کنترل شده باید قرار گیرد .