



شرایط محیطی لازم

این دستگاه در جایی به اندازه ۶۵ در ۱۰۰ سانتیمتر جای می گیرد لیکن از آن جهت که باید به راحتی باید بتوانیم با آن کار کنیم و همچنین این سیستم تحویه آن باید بتواند به خوبی کار کند پیشنهاد داده می شود در یک اتاق ۱۲ متری حداقل قرار گیرد

هرچند این سیستم نیازی به تراز بودن ندارد لیکن بهتر است در مکانی تراز قرار گیرد لیکن بسیار توصیه می شود این دستگاه در یک محیط با رتوبط بسیار پایین قرار گیرد

باید مواد مغناطیسی از این دستگاه دور باشند زیرا نزدیک شدن مواد مغناطیسی قوی انجام فرایند های داخلی دستگاه را مختل می کند

برق ۲۲۰ ولت شهری مورد نیاز دستگاه است

این دستگاه دارای سیستم محافظت کننده مناسبی است و پس از اتصال به برق حدود ۱۰ دقیقه طول میکشد تا روشن شود

نحوه استقرار

این سیستم از پشت حداقل ۳۰ سانتیمتر و از جهت ها یک متر باید از دیوارها فاصله داشته باشد

منبع تغذیه

منبع تغذیه دستگاه برق شهری است

