

نگهداری و هشدار

- 1- این دستگاه میبایست فقط به پریز ارت- دار وصل شود.
- 2- هنگامی که دستگاه در حال کار است ، از هرگونه جابجایی آن خودداری فرمایید.
- 3- از ریختن مایعات و موادی که نقطه ذوب آنها پایین تر از دمای کارکرد دستگاه است در داخل محفظه جدا خودداری فرمایید. در صورتیکه این مایعات به اشتباه در داخل محفظه ریخته شد ، می بایست دستگاه را خاموش نموده و دو شاخه را از پریز جدا نمایید. سپس به وسیله یک پارچه نخی تمیز و مرطوب داخل محفظه را تمیز و خشک نمایید.

توجه

- ! برای آزمایش دوره ای دستگاه لازم است یک عدد دماسنج دقیق و استاندارد را در داخل محفظه دستگاه به گونه ای قرار دهید که قسمت مخزن دماسنج در داخل اطاقک بدون تماس با بدنه قرار گیرد. سپس دما را بررسی نمایید.
- ! برای رفع عیوب احتمالی لطفا فقط با " شرکت ایران خودساز " تماس حاصل فرمایید.