

شرکت مواد و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

دنا ژن تجهیز (مسئولیت محدود)



طراحی و تولید تجهیزات، مواد آزمایشگاهی، تحقیقاتی، بیولوژیکی و شیمیایی

آدرس: تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان هیئت - پلاک 15 - پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

شرایط نصب و نگهداری نگهداری از دستگاه میکرو فیوژ - ورتکس - هات بلاک قابل شارژ

- 1- با استفاده از دستمال کاغذی و یا پارچه نرم دستگاه را تمیز نمایید.
- 2- از تمیز کننده های خورنده و یا پارچه های زبر جهت تمیزکاری دستگاه استفاده ننمایید.
- 3- دستگاه را با استفاده از دمای بالا خشک و یا استریل ننمایید.
- 4- در صورت بروز هرگونه مشکل در دستگاه، حتما قبل از باز شدن دستگاه توسط افراد فاقد صلاحیت، شرکت دنا ژن تجهیز را مطلع نمایید.
- 5- راهنمای استفاده از دستگاه در محلی با دسترسی آسان و سریع قرار داده شود.
- 6- قبل از خارج نمودن دستگاه از جریان برق، دکمه of دستگاه را فشار دهید.
- 7- دستگاه را در محل خشک نگهداری ننمایید.
- 8- در هنگام استفاده از ثابت بودن پایه های آن اطمینان حاصل شود.
- 9- مواد خطرناک را با رعایت کامل شرایط ایمنی فیوژ ننمایید.

10- در هنگام استفاده از دستگاه، به دلیل گرم بودن سطح بلاک مراقب باشید.

11- به منظور طول عمر باتری دستگاه، مرتب از آن استفاده شود.