

دستگاه اندازه گیری تقطیر مواد در فشار اتمسفری

شرایط محیطی و توصیه های گارانتی در استفاده از دستگاه:

- 1- دستگاه را بر روی سکوی آزمایشگاه (حتماً تراز) قرار دهید. برای تراز بهتر می توانید پایه های زیر دستگاه را رگلاژ نمایید.
- 2- کابل برق دستگاه را به پریز دیواری مطمئن متصل نمایید، از اتصال برق دستگاه به سه راهی برق معمولی ضعیف و غیر استاندارد جداً خوددای نمایید. این دستگاه در شرایط استارت تا 12 آمپر برق مصرف می کند بنابراین از سیم کشی و اتصالات اطمینان حاصل نمایید.
- 3- فاصله محل قرارگیری دستگاه تا دیوار پشت آن حداقل 20 سانتی متر باشد تا فن تهویه پشت دستگاه بتواند به خوبی عمل تهویه هوای داخل قسمت الکترونیکی را انجام دهد.
- 4- از قرار دادن هر نوع وسیله بر روی دستگاه جداً اجتناب نمایید.
- 5- در صورت بروز هر گونه اشکال در دستگاه، به هیچ عنوان شخصاً اقدام به سرویس و تعمیر دستگاه ننمائید، تعمیر و سرویس دستگاه که توسط کارشناسان پارسیان تکنولوژی انجام نشده باشد دستگاه را از امکانات گارانتی و خدمات پس از فروش خارج مینماید.
- 6- تحت هیچ شرایط برچسب پلمپ دستگاه را باز ننمائید، باز نمودن آن و یا مخدوش شدن آن باعث از بین رفتن گارانتی و خدمات آن میگردد.
- 7- تمام دستگاههای پارسیان تکنولوژی دارای سریال، کد شناسه خریدار و Pin Code اختصاصی میباشند، در صورت بروز هرگونه مشکل و یا نیاز به سرویس و خدمات پشتیبانی، با استفاده از کارت خدمات طلائی پارسیان تکنولوژی، با شماره تلفنهای مخصوص خدمات تماس حاصل نمائید.
- 8- در حین انجام آزمون تحت هیچ شرایطی سنسور (ترموتر) را از بالن خارج نکنید و به بالن و هیتر دستگاه دست نزنید.
- 9- پس از اتمام تست حداقل تا چند ساعت به هیتر و بالن دستگاه دست نزنید تا کاملاً دمای آنها پایین بیاید.

تنظیمات دستگاه:

- کلید پاور دستگاه را روشن نمایید، صفحه نمایشگر دستگاه روشن می گردد، چند لحظه تامل فرمایید تا دستگاه تنظیمات اولیه خود را انجام داده و دمای محیط را نمایش دهد.
- کلید فرمان مربوط به گزینه support اطلاعات مربوط به تولید کننده را نمایش می دهد.

تنظیم تاریخ و ساعت:

در قسمت Setting تنظیمات مربوط به ساعت و تاریخ قرار دارد که با دکمه + و - قابل تنظیم هستند، و همچنین از کلید های + و - می توان برای بالا و پایین بردن دما به صورت پله ای و set point مبرد دستگاه قابل استفاده و تنظیم است، و برای تنظیمات مقادیر مختلف انتخاب نمود.