

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

سیستم خشک و خالص کننده حلال های آلی - مدل ZSPS1521-M

- برای دستگاه فضایی با حداقل ابعاد ۱۰۰*۵۰*۷۰ (ارتفاع*عرض*طول) و دارای تهویه مناسب نیاز است. توجه کنید که در صورتی که تمایل دارید سایر تجهیزات مرتبط با دستگاه مانند پمپ و تله سرد در نزدیکی آن قرار داده شود به فضای بزرگتری نیاز خواهید داشت.
- حلال خشک به شدت آتش گیر است، لذا دستگاه باید دور از شعله مستقیم و حرارت بالا و با فاصله مناسب از لوازم الکتریکی و تجهیزات برقی نگهداری شود.
- خروجی دستگاه باید به زیر هود منتقل شود.
- دستگاه به دور از رطوبت و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
- کپسول گاز بی اثر متصل به دستگاه در یک مکان ایمن با تسمه یا زنجیر نگهدارنده، مهار شود.
- بهترین مکان برای نصب و نگهداری دستگاه زیر هود آزمایشگاهی و به دور از رطوبت و تجهیزات برقی است.



نوآوران فناوری ژاو

www.zhawco.com

تهران
کن، بلوار کوهدار، خ شهرداری تخریب
تلفن: ۰۲۱-۴۴۳۱۷۳۵۸
موبایل: ۰۹۱۳۹۶۲۸۴۶۸
ایمیل: info@zhawco.com