



راهنمای استفاده از سیستم هایپر ترمیا

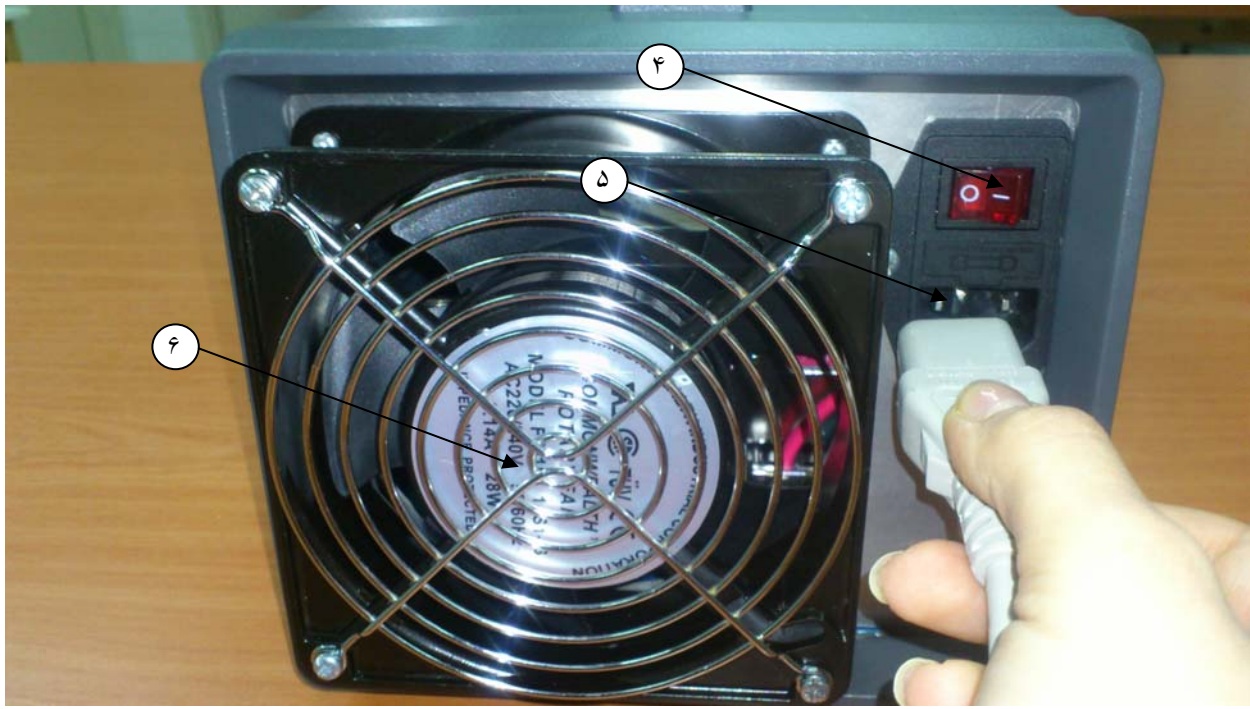

قسمتهای مختلف سیستم:

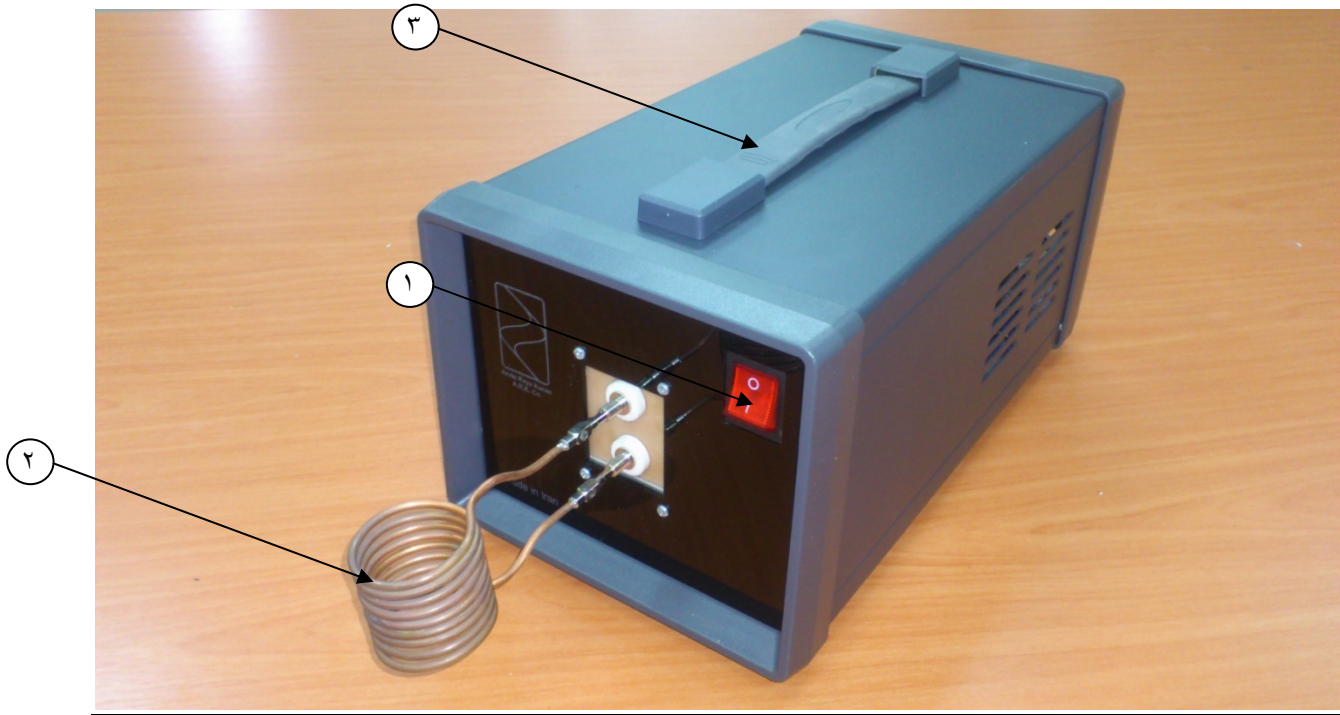

۱. کلید خاموش و روشن کردن دستگاه
۲. کویل ایجاد میدان مغناطیسی
۳. دستگیره سیستم
۴. کلید اصلی پاور دستگا
۵. محل اتصال کابل برق ورودی
۶. فن خنک کننده

شیوه کار با دستگاه:




ابتدا مانند تصویر بالا کابل را در محل خود (محل شماره ۵) در پشت سیستم قرار دهید. سپس کلید اصلی سیستم (شماره ۴) را که در پشت دستگاه قرار دارد روشن کنید.

در این حالت فن دستگاه روشن میشود.



پس از قرار دادن نمونه در داخل کویل، با فشردن کلید شماره ۱ دستگاه روشن شده و کار خود را انجام می دهد.

شیوه قرار دادن کوئل در سر جای خود:

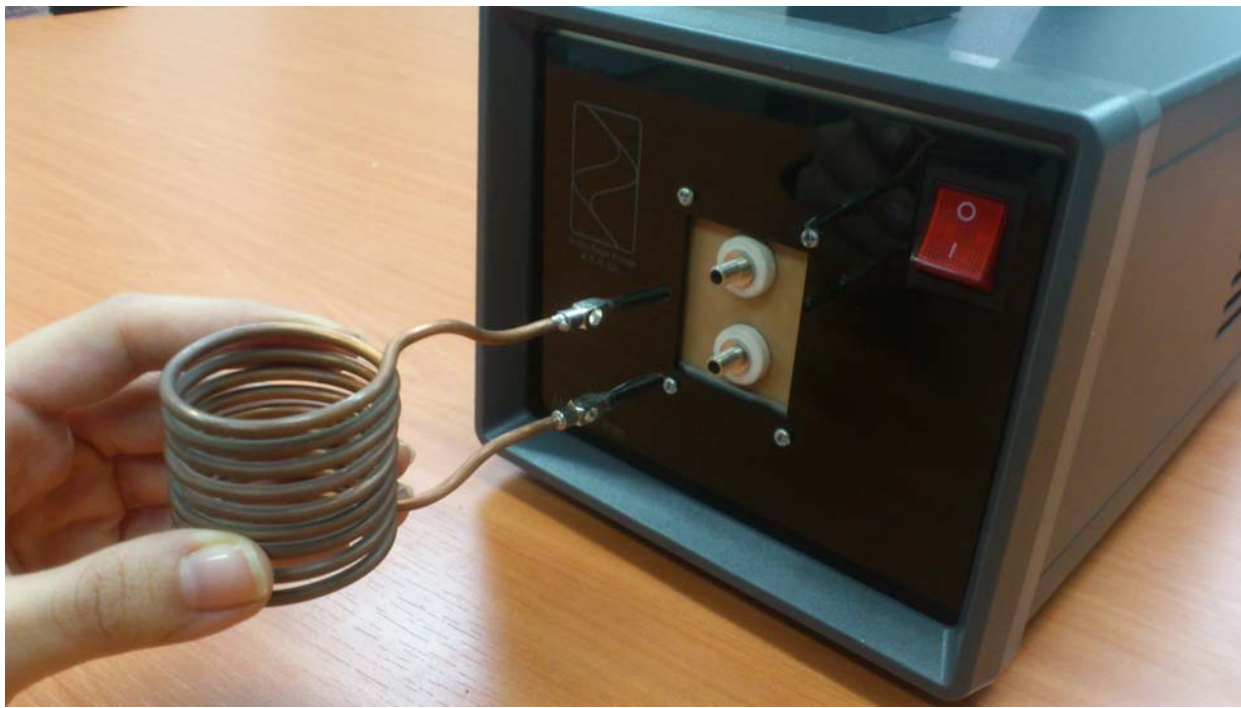

شیوه جابه جایی درست سیستم:

برای جلوگیری از صدمه به خود و یا دستگاه، برای جابه جایی سیستم حتما از دستگیره آن استفاده کنید:



نکات ایمنی:



- در هنگام استفاده از سیستم به بر چسب ایمنی آن که در کنار آن نصب شده دقت کنید و آنرا مطالعه نمایید.
- هنگام کار سیستم بهتر است از آن فاصله بگیرید تا کمتر در معرض تشعشع قرار داشته باشید
- افرادی که دارای دستگاه تقویت قلب هستند هنگام کار با آن حد اقل ۱ تا ۲ متر از آن فاصله بگیرند.
- از قرار دادن فلش یا موبایل در کنار آن خود داری کنید