

فرم شرایط محیطی لازم برای نصب، راه‌اندازی و نگهداری

عطف به صورت جلسه تحویل دستگاه به شماره مورخ

بدینوسیله اینجانب به نمایندگی از اعلام می‌دارم که موارد مشروحه ذیل در محل آزمایشگاه تعبیه شده است و خانم / آقای به عنوان اپراتور جهت آموزش کارکرد با دستگاه معرفی می‌شود. شایان ذکر است که ایشان دفترچه راهنمای دستگاه را بطور کامل و دقیق مطالعه نموده است.

- دمای محیط کارکرد دستگاه بیشتر از ۴۰ درجه سانتی‌گراد نمی‌باشد. ○
- حداکثر رطوبت محیط کارکرد دستگاه بیشتر از ۳۵ درصد نمی‌باشد. ○
- محیط کارکرد دستگاه عاری از بخارات اسیدی و بازی است. ○
- محیط کارکرد دستگاه عاری از حلال‌های خوردنده و عوامل آتش‌زا است. ○
- محیط کارکرد دستگاه دارای تهویه مناسب است. ○
- وجود سیم ارت (Earth) جهت اتصال به دستگاه برابر استاندارد وزارت نیرو (غیر متصل به سیم نول) ○
- نصب فیوز در مسیر برق اصلی دستگاه از نوع تندکار مغناطیسی مینیاتوری سه فاز ۳۸۰ ولت آمپر. ○
- استفاده از روانکار متناسب با نوع گیربکس‌ها. ○
- استفاده از روغن مناسب در سیستم‌های هیدرولیکی. ○
- با توجه به اینکه دستگاه: نیاز به سیستم آبگرد (شامل منبع آب، چیلر، پمپ، لوله‌کشی و شیرآلات) دارد، سیستم آبگرد تهیه شده است. ○ نیاز به سیستم آبگرد ندارد، در نتیجه نیاز به تهیه سیستم آبگرد نمی‌باشد. ○
- با توجه به اینکه دستگاه: جهت عملکرد نیاز به سیستم هوای فشرده (شامل کمپرسور، پایگاه مراقبت، لوله‌کشی و شیرآلات) دارد، سیستم هوای فشرده تعبیه شده است. ○ جهت عملکرد نیاز به هوای فشرده ندارد. بنابراین نیازی به تعبیه سیستم هوای فشرده نمی‌باشد. ○

فضای مورد نیاز برای استقرار دستگاه و نقشه سیستم آبگرد در پیوست - الف نمایش داده شده است.

مهر و امضاء خریدار:




۰۲۱۸۸۴۱۷۰۷۲
۰۹۱۹۲۴۳۹۷۱۷



www.technovamachine.com

تهران، کیلومتر ۱۲ جاده قدیم کرج، ابتدای جاده شهریار،
شهرک صنعتی گلگون، خیابان چهارم شمالی، پلاک ۱۶

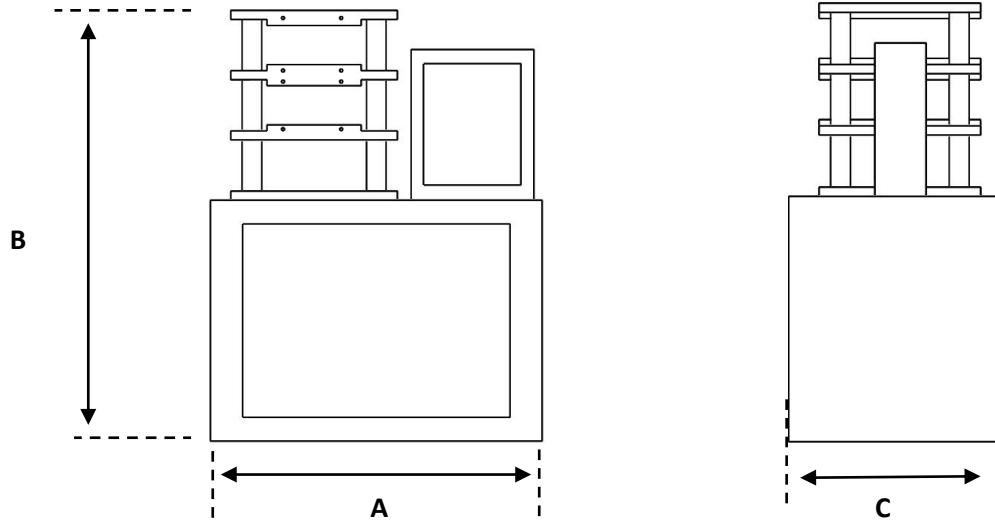

پیوست - الف
دستگاه پرس گرم آزمایشگاهی


Clamp Force (Ton)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
30	120	170	80
50	150	180	80

نقشه سیستم آبگرد دستگاه پرس گرم آزمایشگاهی (در صورت نیاز)
