

هود یونیورسال

نام دستگاه: هود یونیورسال بهداد

مدل دستگاه: 85 سانت ساده

کاربرد: خارج کردن بخارات نامطبوع و سمی

مشخصات فنی:

- مجهز به هوکش قوی
- مجهز به درب شیشه ای با عبور UV کنترل شده
- مجهز به لامپ UV تایمردار
- مجهز به ساعت شمار کار کرد لامپ UV

کاتالوگ دستگاه: فایل ضمیمه

راهنمای کاربری: موارد لازم در کاتالوگ دستگاه ذکر گردیده است و با توجه به حساسیت دستگاه، لازم است کاربر قبل از شروع به کار حتما دفترچه راهنمای دستگاه را به دقت مطالعه نماید.

- میزان عبور UV از درب شیشه ای دستگاه (نشست UV) در حد مجاز می باشد. بنابراین قبل از روشن کردن لامپ UV حتما درب شیشه ای دستگاه را کاملا ببندید. در صورت امکان در زمان روشن بودن لامپ UV اطاق را ترک فرمائید.
- هنگام اتصال شلنگ مخصوص گاز به منبع گاز (گاز شهری یا) از عدم نشتی اتصالات و شلنگ از نقطه اتصال به شیر گاز پشت هود تا منبع اطمینان حاصل نمائید.
- هرگز درب شیشه ای دستگاه را با دست حرکت ندهید. این امر ممکن است موجب خرابی سیستم شیشه بالابر دستگاه گردد.
- از روشن گذاشتن بی مورد شعله درون هود خودداری فرمائید. بالا رفتن دمای داخل هود باعث آسیب دیدگی فن دستگاه و دفرمگی درب شیشه ای جلوی دستگاه می گردد.

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

کلیه محصولات تولیدی شرکت بهداد از تاریخ خرید مشمول یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشند. دستگاه فوق نیز مشمول یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد. کارت گارانتی دستگاه داخل کارت نمایندگان قرار داده شده است.

تبصره : این دستگاه برای دوره کار طولانی طراحی شده و نیازی به سرویس دوره ای ندارد. در صورت بروز هر گونه مشکل در عملکرد دستگاه با واحد خدمات و پشتیبانی این شرکت تماس حاصل فرمایند. بدیهی است در صورتی که دستگاه توسط افراد یا شرکت های ثالث مورد تعمیر قرار گیرد، این شرکت هیچ گونه مسئولیتی برای تعمیر و راه اندازی مجدد دستگاه نداشته و گارانتی دستگاه باطل می گردد. شایان ذکر است که فقط کارشناسان این شرکت مجاز به انجام تعمیرات احتمالی می باشند.

شرایط محیطی :

حداکثر دمای محیط : ۳۵ درجه سانتیگراد

شرایط کالیبراسیون :

این دستگاه در مرحله نهایی تولید کالیبره شده است و کاربر باید در فواصل زمانی مشخص نسبت به کنترل قدرت لامپ UV اقدام نماید. در صورت تمايل مصرف کننده می تواند دستگاه را جهت کنترل کالیبراسیون به شرکت های ثالث - که امکان صدور گواهینامه کالیبراسیون دارند - ارجاع دهد و در صورت بروز هر گونه مشکل با واحد خدمات و پشتیبانی این شرکت تماس حاصل فرمایند.

جدول زمان بندی ساخت و تحويل :

بسته به میزان سفارش متغیر است.

آزمون های تحويل دهی: ---

تصویر محصول :

