

## شرایط محیطی نصب و راه اندازی و نگهداری

- ✓ با اتصال دو شاخه به پریز برق شهری، راه اندازی صورت می گیرد.
- ✓ این دستگاه را می توان برای دماهای ۳۰ تا ۴۰۰ درجه سانتی گراد تنظیم کرد.
- ✓ میزان چرخش را می توانید در بازه ۲۰۰۰ - ۵۰ دور در دقیقه کنترل کنید.
- ✓ از ریختن مواد اسیدی که منجر به آسیب رساندن به بدنه خارجی دستگاه می شود جلوگیری کنید.
- ✓ هنگامیکه در تعداد دورهای بالا از این دستگاه استفاده می شود از ثابت بودن ظرف نمونه مطمئن شوید تا در اثر برخورد مگنت به دیواره ظرف، ظرف کج نشود.
- ✓ در هیتر استیررهای دارای پروب دمای داخل محلول پس از هر بار که از پروب استفاده می شود حتما پروب با پنبه یا گاز استیریل آغشته با استون یا اتانول تمیز شود.
- ✓ در هیتر استیررهای همراه با پی هاش متر پس از هر بار اندازه گیری پی هاش ، انتهای پروب پی هاش متر را در ظرف حاوی آب مقطر فرو برده و بشویید.