

شرایط محیطی نصب دستگاه:

دستگاههای سری **Rafea FRM** جهت نصب و راه اندازی به :

۱- فضای سرپوشیده آزمایشگاهی با دمای ۲۷ درجه سانتیگراد
ورطوبت نسبی حداکثر ۴۰٪

۲- حداقل فضای مورد نیاز جهت نصب فرمانتور مدل FRM50
۱۰ متر مربع می باشد.

۳- برق سه فاز ۱۵ آمپر جهت راه اندازی کلیه تجهیزات فرمانتور مورد
نیاز می باشد.

۴- قابلیت اتصال شیلنگ تخلیه فشار به محیط آزاد وجود داشته باشد.

۵- آزمایشگاه دارای سیستم ارت فعال باشد.

۶- جهت جلوگیری از تجمع گازهای واکنش دهنده، آزمایشگاه دارای
سیستم تهویه مناسب داشته باشد.

۷- کپسولهای گازهای واکنش دهنده حتی المقدور خارج از محیط
آزمایشگاه نصب شوند.

۸- با توجه به حجم بالای فرمانتور می بایست سیستم دفع پس آب در
محل موجود باشد.

۹- ارتفاع سالن با توجه به نسبت H/D فرمانتور مشخص می شود.