

شرایط محیطی نصب دستگاه:

دستگاههای سري Rafea HPR-M جهت نصب و راه اندازی به :

۱- فضای سرپوشیده آزمایشگاهی با دمای ۲۷ درجه سانتیگراد
ورطوبت نسبی حداکثر ۴۰٪

۲- حداقل فضای مورد نیاز جهت نصب فرمانتور مدل HPR-M0.5
یک متر مربع می باشد.

۳- برق تک فاز ۱۵ آمپر جهت راه اندازی کلیه تجهیزات فرمانتور مورد
نیاز می باشد.

۴- قابلیت اتصال شیلنگ تخلیه فشار به محیط آزاد وجود داشته باشد.

۵- آزمایشگاه دارای سیستم ارت فعال باشد.

۶- جهت جلوگیری از تجمع گازهای واکنش دهنده، آزمایشگاه دارای
سیستم تهویه مناسب داشته باشد.

۷- کپسولهای گازهای واکنش دهنده حتی المقدور خارج از محیط
آزمایشگاه نصب شوند.

۸- با توجه به حساسیت بالای سیستم کنترل PLC به نوسانات برق حتما
از سیستم های محافظ و نوسانگیر برق استفاده شود.