

باسمه تعالی

شرایط محیطی نصب دستگاه:

دستگاههای سری **Rafea FRM** جهت نصب و راه اندازی به :

۱- فضای سرپوشیده آزمایشگاهی با دمای ۲۷ درجه سانتیگراد  
ورطوبت نسبی حداکثر ۴۰٪

۲- حداقل فضای مورد نیاز جهت نصب فرمانتور مدل **FRM250**  
۳۵ متر مربع می باشد.

۳- برق سه فاز ۱۵ آمپر جهت راه اندازی کلیه تجهیزات فرمانتور مورد  
نیاز می باشد.

۴- قابلیت اتصال شیلنگ تخلیه فشار به محیط آزاد وجود داشته باشد.

۵- آزمایشگاه دارای سیستم ارت فعال باشد.

۶- جهت جلوگیری از تجمع گازهای واکنش دهنده، آزمایشگاه دارای  
سیستم تهویه مناسب داشته باشد.

۷- کپسولهای گازهای واکنش دهنده حتی المقدور خارج از محیط  
آزمایشگاه نصب شوند.

۸- با توجه به حجم بالای فرمانتور می بایست سیستم دفع پس آب در  
محل موجود باشد.

۹- ارتفاع سالن با توجه به نسبت **H/D** فرمانتور مشخص می شود.