



نکات ایمنی:

- لطفاً جهت مراقبت از خود و تمام کسانی که از این دستگاه استفاده می‌نمایند نکات ایمنی را با دقت مطالعه نمایید.
- تنها از گازهای مجاز معرفی شده استفاده شود.
- استفاده از مواد رادیواکتیو در محفظه ممنوع می‌باشد.
- جارها قابلیت اتوکلاو ندارند. جداً از قراردادن جارها در دستگاه اتوکلاو خودداری نمایید.
- رک نگهدارنده پتری دیش‌ها قابلیت اتوکلاو دارد.
- حداکثر فشار قابل تحمل در جارها ۱/۱ bar می‌باشد.

آماده‌سازی:

- ابتدا رک نگهدارنده را بیرون آورده.
- سپس نمونه‌ها و پتری دیش‌ها را درون رک قرار دهید.
- رک را با احتیاط درون جار بگذارید.
- *** از رها کردن و پرتاب رک جدا خودداری نمایید. اینکار باعث آسیب و صدمه به بدنه جارها و همچنین نمونه‌ها می‌شود.
- درب جار را در محل خود قرار دهید.
- سپس قلاب ۴ قفل را در محل تعبیه شده بر روی درب قرار دهید. اینکار باعث جلوگیری از جابه‌جایی درب هنگام بستن قفل‌ها می‌شود.
- سپس دو قفل روبروی هم را به طور همزمان ببندید.
- اینکار را برای دو قفل دیگر نیز انجام دهید.
- اکنون جار آماده استفاده می‌باشد.
- *** به منظور اتصال جار به دستگاه‌های کنترلر جار حتماً از ورودی گاز مخصوص استفاده شود.
- به منظور اتصال جار به ورودی گاز ابتدا شاسی موجود در ورودی را به پایین بکشید.
- سپس ورودی گاز را با فشار اندک درون اتصال مخصوص قرار دهید.
- شاسی را رها کنید.
- اکنون اتصال کامل است و می‌توانید دستگاه کنترلر جار را روشن نمایید.

ابعاد فیزیکی جارها:

مشخصات/مدل	بزرگ	متوسط
حجم	۳/۵ لیتر	۲/۵ لیتر
ارتفاع	۴۰۰ میلیمتر	۳۰۰ میلیمتر
قطر	۱۱۵ میلیمتر	۱۱۵ میلیمتر
ظرفیت	۱۵ پتری دیش قطر ۱۰ cm	۹ پتری دیش قطر ۱۰ cm
وزن	۳/۴ کیلوگرم	۲/۲ کیلوگرم


شرایط نگهداری:

- ✓ دمای کاری: حداکثر دمای قابل تحمل ۱۰۰ °C
- ✓ اورینگ درب‌ها لازم است پیش از هر بار استفاده چک شود تا از عدم وجود پارگی در آن‌ها اطمینان حاصل گردد.
- ✓ توصیه می‌گردد هر ۶ ماه یکبار اورینگ‌ها تعویض گردد.
- ✓ در مدل بی‌هوازی، توصیه می‌گردد هر سال یکبار کاتالیزور موجود در درب دستگاه تعویض گردد.

*** در صورت بروز هر گونه مشکل در جار (عدم افزایش فشار، عدم ایجاد خلاء نسبی، قفل نشدن درب‌ها، عدم کاهش میزان اکسیژن (مدل بی‌هوازی) با شرکت تماس گرفته شود تا در راستای رفع مشکل راهنمایی لازم انجام پذیرد و در صورت وجود عیب در جار در اسرع وقت مشکل رفع گردد.

گارانتی و خدمات پس از فروش:

- ✓ این محصول از زمان درج شده در برگه گارانتی به مدت یکسال تحت پوشش گارانتی می‌باشد. گارانتی مطابق آنچه در برگه ضمانت نامه نوشته شده انجام خواهد شد.
- ✓ این محصول به مدت ۵ سال از خدمات پس از فروش شرکت سوگند بهره‌مند خواهد بود.

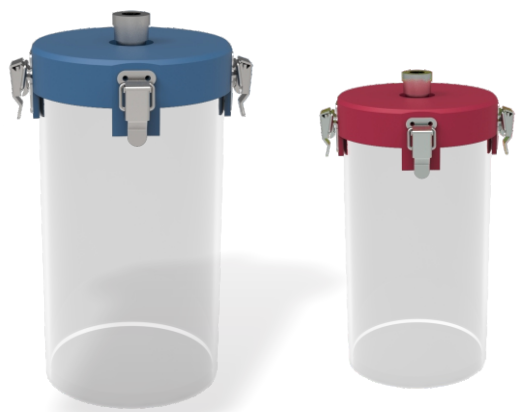

اطلاعات تماس: