

راهنمای نصب و راه اندازی هود شیمی درمانی عرض ۸۰

هود شیمی درمانی در محیطی عاری از گرد و غبار و حرارت پیش از حد نباید استفاده گردد

۱ - ابتدا هود را در جای خود قرار داده و توسط پیچ های تنظیم پایه تراز گردد .

۲ - لوله ای خرطومی نمره ۱۵ باید به خروجی هود متصل نمود و به بیرون از ساختمان هدایت شود .

۳ - دو شاخه هود را به برق ۲۲۰ ولت وصل نمائید.

۲- کلید power را فشار دهید تا برق وارد سیستم الکترونیک گردد .

در این حالت LCD برد کنترل ابتدا ساعت کارکرد لامپ UV را نمایش می دهد و سپس ساعت کارکرد FILTER به

نمایش درمیآید و پس از آن عبارت ۰۰ : ۰۲ (UV) T ظاهر می گردد که نشان دهنده زمان روشن ماندن لامپ UV پس از اسلوت کلید آن است . { زمان کارکرد به صورت پیش فرض می باشد و میتوان تغییر داد شود }

۳- جهت روشن شدن لامپ روشنایی کفایت یک بار کلید LAMP را فشار داده . {با یک صدای بیب داخل هود روشن می شود } در این هنگام علامت لامپ در روی صفحه LCD به نمایش در می آید .

۴- جهت خاموش شدن لامپ کفایت یک بار دیگر کلید LAMP را فشار داده با شنیدن صدای بیب لامپ خاموش می‌گردد .

۵- جهت روشن شدن فن کفایت کلید FAN را یک بار فشار دهید با شنیدن صدای بیب فن روشن می‌شود .

در این حالت در LCD نشانگر OFF به ON تبدیل می‌گردد .

۶- جهت خاموش شدن فن کفایت یکبار دیگر کلید FAN را فشار دهید با شنیدن صدای بیب فن خاموش می شود

و در صفحه LCD نشانگر ON به OFF تبدیل می‌گردد.

۷- جهت روشن شدن لامپ UV کفایت کلید UV را به مدت ۵ ثانیه نگه داشته تا صدای بوق شنیده شود و علامت لامپ در روی

LCD به حالت چشمک زن در آید . در این حالت کار بر ۲۰ ثانیه زمان دارد تا از جلوی هود کنار رود تا در مقابل اشعه UV قرار نگیرد .

پس از آن لامپ UV روشن می گردد "

علامت لامپ روی صفحه LCD به صورت روشن می ماند و نمایش گر شمارش معکوس به صورت دقیقه را نمایش می دهد

(هنگامی که زمان کارکرد به صفر برسد لامپ UV به صورت اتوماتیک خاموش می شود)

۸- جهت خاموش شدن لامپ UV قبل از اتمام زمان کارکرد کفایت کلید UV را یک بار فشار دهید .

در این حالت با شنیدن صدای بیب لامپ UV خاموش می‌گردد .

با آرزوی توفیق و بهروزی بیشتر

شرکت به آزما سکو سامان