



رای افزار فرنام

(سهامی خاص)

تجهیزات پیشرفته رافن

باسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۰۴

پیوست شماره: ۴

شماره: ۵۶۱۴/۱۳۹۸م

پیوست شماره ۴: شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

موضوع: پیوست شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه گلاباکس با اتمسفر خنثی

- به منظور دستیابی به عملکرد مطلوب، دستگاه ها باید در اتاق تمیز با کلاس ۱۰۰۰۰ یا پایین تر نصب شوند.
- نصب دستگاه باید بر روی میز تحویلی و در محل به دور از ارتعاش باشد.
- محیط نصب باید عاری از نویزهای مربوط به کارکرد دستگاه های صنعتی باشد.
- در صورت وجود نویز در برق ساختمان، نصب نویز گیر در ورودی دستگاه الزامی خواهد بود.
- فضای اطراف دستگاه باید به اندازه ۴۰ سانتی متر از هر طرف خالی باشد.
- در صورت استفاده از گازهای خنثی برای دستگاه، محل نصب باید به انشعابات گازهای خنثی نزدیک باشد.
- دمای اتاق باید در محدوده دمای ۲۲ تا ۲۶ درجه باشد تا بهترین خروجی ایجاد گردد.
- نصب دستگاه باید بر روی زمین مسطح و حتی الامکان قابل شست و شوی آزمایشگاهی انجام گیرد.

دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه سعیدی، شهرک صنعتی چهاردانه،
خیابان ۲۱، خیابان شمس، خیابان لاله، پلاک ۸۷/۱، واحد ۱۰



Central office : Unit.10, No.87/1, Laleh St, 21th St,
Chahardangeh industrial town, Saiedi Highway, Tehran, I.R.IRAN



www.rafanco.ir

شماره تماس: ۰۲۱ - ۵۵۲۸۰۳۰۵

شماره فکس: ۰۲۱ - ۵۵۲۸۰۳۱۳