


- ۵- میز مناسب برای نصب دستگاه گاز کروماتوگراف مورد نظر
- ۶- فضای کافی در حدود ۱ متر مربع برای قرار دادن کپسول CO_2 مایع در کنار دستگاه گاز کروماتوگراف
- ۷- کپسول های مورد نظر جهت دستگاه کروماتوگراف گازی
- الف- هلیم با خلوص ۹۹,۹۹۹ و رگولاتور مناسب
- ب- هیدروژن یا مولد هیدروژن با خلوص ۹۹,۹۹۹ و رگولاتور مناسب
- ج- کپسول Zero Air و رگولاتور مناسب
- ۸- حداقل ۳ کپسول ۵۰ لیتری CO_2 مایع با میل آب (Dip Tube) (میل آب لوله ای است که در داخل کپسول به شیر کپسول وصل شده و تا انتهای کپسول امتداد دارد. میل آب (Dip Tube) موجب می گردد تا CO_2 به صورت مایع از شیر خارج گردد).

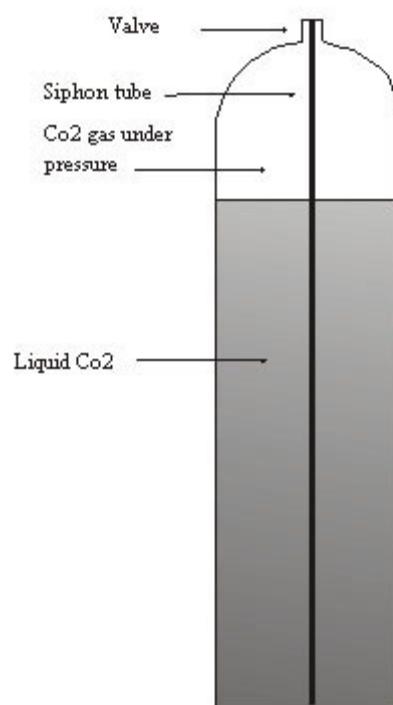

کپسول CO_2 مایع دارای میل آب (Dip Tube)