



## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی لیزر

- ۱- محل قرار گیری باید از لحاظ گرد و غبار و رطوبت در حد مناسب باشد.
- ۲- از قرار دادن دستگاه در مکان‌هایی که احتمال ریختن آب بر روی دستگاه وجود دارد خودداری نمایید
- ۳- ابعاد محل قرار گیری باید مناسب سایز دستگاه باشد تا کاربر به راحتی بتواند در اطراف دستگاه حرکت نماید، از یم نیز با ابعاد حداقلی ۱ متر در ۷۵ سانتی متر استفاده نمایید
- ۴- آزمایشگاه باید مجهز به چاه ارت مناسب باشد (۵/۰ اهم)
- توجه: در صورت عدم تجهیز آزمایشگاه به ارت مناسب شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال خرابی دستگاه و آسیب دیدگی کاربران نخواهد داشت.
- ۵- محلی برای قرار دادن پمپ زیر میز تعبیه شود
- ۶- امکان بستن کپسول‌ها به دیوار وجود باشد

