

شرکت مواد و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی



دنا ژن تجهیز (مسئولیت محدود)

طراحی و تولید تجهیزات، مواد آزمایشگاهی، تحقیقاتی، بیولوژیکی و شیمیایی

آدرس: تهران- خیابان کارگر شمالی- خیابان هیئت- پلاک 15- پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

### شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری الکتروفورز عمودی

- 1- اعمال ولتاژ بیش از حد مجاز موجب آسیب دستگاه خواهد شد.
- 2- دستگاه را با استفاده از آب معمولی و دترجنت یا صابون ملایم شستوشو دهید.
- 3- با استفاده از دستمال کاغذی و یا پارچه نرم دستگاه را تمیز نمایید.
- 4- از تمیز کننده های خورنده و یا پارچه های زیر جهت تمیزکاری دستگاه استفاده ننمایید.
- 5- دستگاه را با استفاده از دمای بالا خشک و یا استریل ننمایید.
- 6- از استون یا هیدروکربن های هالوژنه و یا الکل های غلیظ (بالای 35٪) جهت تمیز نمودن دستگاه استفاده ننمایید.