

## شرایط محیطی مناسب جهت نصب دستگاه

این دستگاه جهت نصب در فضای آزمایشگاهی طراحی شده است و دمای محیط پیرامون استاندارد آن  $+25$  درجه سانتیگراد می باشد و در بدترین حالت نباید از  $+35$  درجه سانتیگراد تجاوز نماید .

رطوبت نسبی مناسب جهت کار کردن ایده آل دستگاه بین  $10$  الی  $80$  درصد می باشد و فاصله دستگاه از قسمت پشت با دیوار یا هر مانعی نباید کمتر از  $60$  سانتی متر باشد و از طرفین نیز نباید کمتر از  $70$  سانتی متر باشد .

محل قرار گیری دستگاه باید تراز باشد و استفاده از دستگاه در سطوح شیب دار غیر مجاز می باشد . به دلیل مکش هوا از قسمت زیر چیلر سطح زیر چیلر باید بتون ، موزائیک ، سرامیک و بطور کلی نباید خاکی باشد .

## مشخصات الکتریکی

- برق مورد نیاز  $220$  ولت  $25$  آمپر
- ضخامت سیم کابل اصلی جهت نصب پریز ضمیمه دستگاه نباید کمتر  $4.0$  میلیمتر باشد .
- اتصال ارت حتما به دستگاه متصل شود .