

بسمه تعالی

کاربردهای ورتکس :

دستگاه میکسر ورتکس دستگاہی است که برای مخلوط کردن نمونه های داخل لوله با حجم های کم کاربرد دارد و حرکت چرخشی و لرزشی روی محور خود دارد

قیمت فروش:

قیمت فروش براساس مدل و نیاز های مشتری به مدل انتخاب شده مطابق جدول زیر می باشد.

کالا	MFT- VO-01	MFT- VO-02
قیمت ریال	9500000	11000000

مشخصات فنی:

مدل/مشخصات	واحد	MFT- VO-01	MFT- VO-02
ابعاد دستگاه	mm	1۳0x۱۳۰x۱۵۰	1۳0x۱۳۰x۱۵۰
جنس بدنه و رنگ		رنگ کوره ای/نقره ای - استیل	رنگ کوره ای/نقره ای - استیل
وزن	کیلو گرم	۳,۴	۳,۴
نوع حرکت		اوربیتالی	اوربیتالی
رنج سرعت	rpm	0-2000	0-2000
نمایشگر سرعت چرخش		ندارد	دارد
توان ورودی موتور	w	۶۵	65
مشخصات الکتریکی	V/Hz	220/50	220/50
نوع کنترل		آنالوگ	دیجیتال

مشخصات فیزیکی :

مدل/مشخصات	واحد	MFT- VO-01	MFT- VO-02
ابعاد دستگاه	mm	1۳0x۱۳۰x۱۵۰	1۳0x۱۳۰x۱۵۰
جنس بدنه و رنگ		نقره ای - استیل	نقره ای - استیل
وزن	کیلوگرم	۳,۴	۳,۴
نوع حرکت		اوربیتالی	اوربیتالی

مشخصات الکتریکی:

مدل/مشخصات	واحد	MFT- VO-01	MFT- VO-02
رنج سرعت	rpm	0-2000	0-2000
نمایشگر سرعت چرخش		ندارد	دارد
توان ورودی موتور	w	۶۵	65
مشخصات الکتریکی	V/Hz	220/50	220/50
نوع کنترل		آنالوگ	دیجیتال

مراحل راه اندازی :

دستگاه فوق در دو حالت کار می کند دائم روشن و یا فشردن تیوپ بر روی آن شروع به چرخش می کند با قرار دادن کلید درمد دائم روشن سیستم شروع به چرخش اوربیتالی می کند در مددستی با فشردن نمونه ها بر روی صفحه چرخش آن شروع می شود و تازمانیکه نمونه ها از صفحه ها فشار داده می شود چرخش ادامه دارد و با برداشتن نمونه از چرخش باز می ایستد

کالیبراسیون :

ندارد

راهنمای کاربری:

کلید خاموش و روشن شدن دستگاه دارای سه وضعیت می باشد

حالت وسط دستگاه خاموش می باشد

حالت سمت چپ مد دائم روشن می باشد

حالت سمت راست مد دستی می باشد

که بسته به نیاز مد مورد نظر را انتخاب می نمایید

و با تنظیم ولوم کنترل سرعت دستگاه آماده به کار می باشد

عیب یابی :

عیب دستگاه	علت	روش رفع عیب
دستگاه روشن نمی شود	مد دستگاه درست انتخاب نشده است	با انتخاب مد مناسب اشکال رفع می گردد

شرایط گارانتی :

ضمانت (گارانتی) شامل تعویض دستگاه بدون قید و شرط به مدت دو سال می باشد

خدمات وارانتهی (خدمات پس از فروش) تا ۱۰ سال بعد از تحویل دستگاه در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانت نامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

۱) صدمات و ضایعات ناشی از حمل و نقل ، ضربه، سقوط، آتش سوزی یا حرارت زیاد تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی ، رعد و برق و حوادث طبیعی، استفاده غلط و یا بی توجهی به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه

۲) دستگاههایی که دستکاری شده اند و یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت تعمیر شده باشند

۳) هر نوع دستکاری و یا آسیب در هولوگرام های نصب شده بر روی دستگاه

۴) هر گونه جا بجایی پس از نصب بدون هماهنگی شرکت

۵) مواد مصرفی شامل گارانتی نمی باشد

۶) خدمات پس از فروش بمدت ۱۰ سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

۷) استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه

۸) صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاه ها ، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب

۹) صدمات ناشی از نصب یا به روز رسانی هر نوع فایل ، نرم افزار برنامه یا Firmware توسط افراد غیر مجاز