

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

الف- میز یا سطح صاف تراز و مستحکم به ابعادی در حدود 50 X 50 cm

ب- یک عدد رایانه با سیستم عامل ویندوز و اتصالات USB

ج- دما، فشار اتمسفری و رطوبت در حد متعادل (متعارف) آزمایشگاه

د- در صورت امکان محیطی بدون تابش مستقیم آفتاب و وزش باد

ه- محیط دارای گرد و غبار کم

و- از پاشیده شدن هرگونه سیال بر روی بدنه دستگاه و بخشهای الکترونیکی خودداری شود.

ز- در هنگام حرکت بخش متحرک متصل به لوله ی موئین دقت شود تا از شکسته شدن لوله موئین جلوگیری شود.

ه- در هر آزمون از لوله موئین تمیز و خشک استفاده شود.

ی- شستن و خشک کردن لوله موئین های دستگاه تنها با محلول های ارائه شده توسط شرکت و بر اساس دستورالعمل داده شده باید انجام شود.

