

## نگهداری و هشدار

- ۱- این دستگاه میبایست فقط به پریز ارت- دار وصل شود.
- ۲- هنگامی که دستگاه در حال کار است ، از هرگونه جابجایی آن خودداری فرمایید.
- ۳- در صورتی که دستگاه به برق وصل شده و کلید اصلی آن در وضعیت روشن قرار گیرد ولی هیچ یک از چراغ ها روشن نشود ، میبایست دو شاخه دستگاه را از پریز جدا کرده و با بررسی پریز از وجود برق اطمینان حاصل نمائید.
- ۴- در صورتی که تغییرات عدد نمایشگر زیاد باشد ، ایراد از سنسور ترمومتر می باشد. ولی اگر دما از مقدار تنظیمی بسیار بالا رود ایراد از سنسور ترموستات و یا تریاک و مدار مربوطه می باشد.
- ۵- در صورتیکه لامپ نشانگر گرمکن - ۲- روشن شود ولی دستگاه گرم نشود ایراد از المنت می باشد.
- ۶- از ریختن مایعات و موادی که نقطه ذوب آنها پایین تر از دمای کارکرد دستگاه است در داخل محفظه جدا خودداری فرمایید. در صورتیکه این مایعات به اشتباه در داخل محفظه ریخته شد ، می بایست دستگاه را خاموش نموده و دو شاخه را از پریز جدا نمایید. سپس به وسیله یک پارچه نخی تمیز و مرطوب داخل محفظه را تمیز و خشک نمایید.

**توجه!**

- !** برای آزمایش دوره ای دستگاه لازم است یک عدد دماسنج دقیق و استاندارد را در داخل محفظه دستگاه به گونه ای قرار دهید که قسمت مخزن دماسنج در داخل اتاقک بدون تماس با بدنه قرار گیرد. سپس دما را بررسی نمایید.
- !** برای رفع عیوب احتمالی لطفا فقط با " شرکت ایران خودساز " تماس حاصل فرمایید.