

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری هود

- ۱) شرایط عمومی آزمایشگاه بعلاوه ی شیر آب و گاز در صورت نیاز برای استفاده در هود و فاضلاب و برق تک فاز
- ۲) اتاق ها و محل کار آزمایشگاهی، باید ۳ متر از کف تا سقف ارتفاع داشته باشد.
- ۳) در فضای آزمایشگاه برای نصب هود باید فضای کافی برای انجام آزمایش، نظافت و در صورت لزوم اصلاحات و تعمیرات منظور شود.
- ۴) کف اتاق ها و قسمت‌هایی که محل عبور یا حمل و نقل مواد است باید صاف و هموار بوده و عاری از حفره و سوراخ، برآمدگی ناشی از پوشش نا مناسب باشد.
- ۵) کف، دیوار و سقف آزمایشگاه و انبار باید قابل شستشو بوده و در موارد ریخته شدن مایعات باید کف دارای شیب کافی باشد تا مواد به طرف مجاری فاضلاب هدایت گردد.
- ۶) در احداث ساختمان آزمایشگاه شرایط جوی و اقلیمی مدنظر قرار گیرد .
- ۷) هود نباید کنار درب ، کنار پنجره، زیر دمنده هواساز و یا در معرض باد مستقیم کولر یا سایر دمنده ها باشد.