
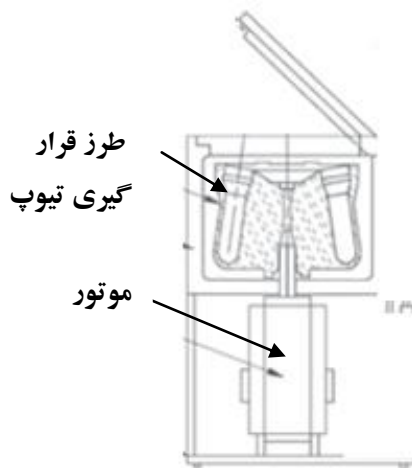


نصب و راه اندازی میکروفیوژ

نیاز به نصب و راه اندازی ندارد

میکروفیوژها عموماً در محیط آزمایشگاه استفاده می شوند. از میکروفیوژها باید به شکل صحیح استفاده کرد و از عملکرد ایمن آن مطمئن بود.

تنها کافیت که نکات لازم را در نحوه قرار گیری تیوپ ها در نظر گرفت.

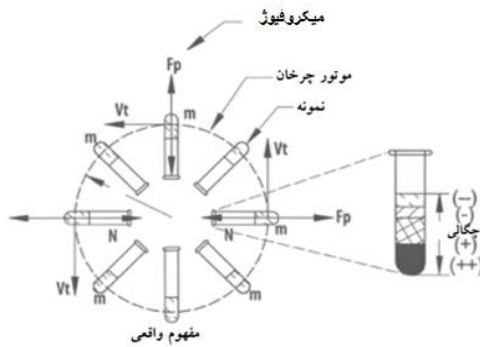

چند نکته لازم هنگام کار با میکروفیوژ:

۱. میکروفیوژ را در یک سطح بالانس قرار دهید.
۲. بارگذاری محور چرخان را تنظیم نمایید.
۳. وزن تیوپ های مقابل هم باید یکسا ن و متقارن باشد.
۴. اطمینان حاصل نمایید که محور چرخان درست جاسازی شده است.
۵. محور چرخان را هر یک ماه یک بار باز کرده و روغن نمایی کنید.
۶. از عملکرد منبع تغذیه اطمینان حاصل نمایید.
۷. در لوله ها را محکم بسته و از تیوپ های تاریخ گذشته استفاده ننمایید.
۸. اگر نمونه یخ زده است از قبل با گرمای دست کمی آن را ذوب نمایید.



Microfuge Microfuge
