

شرکت مواد و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

دنا ژن تجهیز (مسئولیت محدود)



طراحی و تولید تجهیزات، مواد آزمایشگاهی، تحقیقاتی، بیولوژیکی و شیمیایی

آدرس: تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان هیئت - پلاک 15 - پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه DGGE

- 1- با استفاده از دستمال کاغذی و یا پارچه نرم دستگاه را تمیز نمایید.
- 2- از تمیز کننده های خورنده و یا پارچه های زبر جهت تمیزکاری دستگاه استفاده ننمایید.
- 3- دستگاه را با استفاده از دمای بالا خشک و یا استریل ننمایید.
- 4- در صورت بروز هرگونه مشکل در قسمت های مختلف دستگاه ، حتما قبل از باز شدن دستگاه توسط افراد فاقد صلاحیت، شرکت دنا ژن تجهیز را مطلع نمایید.
- 5- همیشه از سالم بودن فن دستگاه منبع تغذیه اطمینان حاصل شود.
- 6- فضای اطراف دستگاه پاور سوپلای جهت سیرکولاسیون مناسب هوا به اندازه حداقل 10 سانتیمتر خالی باشد.
- 7- با توجه به تامین جریان و ولتاژ بالا توسط پاور سوپلای، توصیه می شود به هیچ وجه افراد کم تجربه از دستگاه استفاده ننمایند.
- 8- راهنمای استفاده از دستگاه در محلی با دسترسی آسان و سریع قرار داده شود.

9- قبل از خارج نمودن دستگاه از جریان برق، دکمه Of دستگاه را فشار دهید.

10- دستگاه را در محل خشک نگهداری نمایید.

11- در هنگام استفاده از ثابت بودن پایه های آن اطمینان حاصل شود.