

بسمه تعالی

-شرایط محیطی:

## شرایط محیطی برای نصب و راه اندازی

پس از قرار دادن دستگاه بر روی سکو آزمایشگاه موارد زیر را در نظر داشته باشید:

- تراز بودن دستگاه
- پریز برق مناسب
- قرار نداشتن در زیر فن
- فاصله دستگاه از دیوار 10 سانتیمتر
- دمای آزمایشگاه میبایستی  $25^{\circ}\text{C}$  و رطوبت نسبی آن حداکثر تا 65% باشد دستگاه تحمل دما بیرونی تا  $40^{\circ}\text{C}$  و رطوبت تا 85% را دارد
- قرار ندادن دستگاه در کنار آون و یا اتوکلاو

این دستگاه با وصل دوشاخه به پریز برق و تنظیم دما و در صورت نیاز تایمر و نگه داشتن ولوم دستگاه با صدای بوق شروع بکار می نماید

چنانچه خریدار نیاز مند نصب و راه اندازی باشد دستگاه توسط کارشناس فنی شرکت نصب و راه اندازی خواهد گردید و کلیه هزینه های ایاب و ذهاب و رفت و برگشت با در نظر گرفتن مسیر بعهده خریدار و با توافق طرفین در محل انجام خواهد شد

لازم بذکر است خریدار میبایستی تجهیزات و امکانات لازم را در محل نصب آماده نماید