

دستگاه نفوذ پذیری قیر

گارانتي - شرایط محیطی و کالیبراسیون دستگاه :

- 1- دستگاه را بر روی سکوی آزمایشگاه (حتما تراز) قرار دهید . برای تراز بهتر میتوانید پایه های زیر دستگاه را رگلاژ نمائید .
- 2- کابل برق دستگاه را به پریز دیواری مطمئن متصل نمائید ، از اتصال برق دستگاه به سه راهی برق معمولی ، ضعیف و غیر استاندارد جدا خودداری نمائید ، این دستگاه در شرایط استارت تا 12 آمپر برق مصرف میکند بنابر این از سیم کشی و اتصالات اطمینان حاصل نمائید .
- 3- فاصله محل قرار گیری دستگاه تا دیوار پشت آن حداقل باید 20سانتی متر باشد تا فن تهویه پشت دستگاه بتواند به خوبی عمل تهویه هوای داخل قسمت الکترونیکی را انجام دهد .
- 4- از قرار دادن هر نوع وسیله بر روی دستگاه جدا اجتناب نمائید .
- 5- توصیه میشود از پارافین با خلوص بالا و یا پارافین گریدخوراکی استفاده شود همچنین می توان بجای پارافین از روغن سیلیکون هم استفاده نمائید.(پارافین نامناسب باعث ایجاد بوی نامطبوع در محیط آزمایشگاه و تیره شدن رنگ حمام می شود.)
- 6- ترجیحا دستگاه زیر هود آزمایشگاهی نگه داری شود.
- 7- در صورت بروز هر گونه اشکال در دستگاه ، به هیچ عنوان شخصا اقدام به سرویس و تعمیر دستگاه نمائید ، تعمیر و سرویس دستگاه که توسط کارشناسان پارسیان تکنولوژی انجام نشده باشد دستگاه را از امکانات گارانتي و خدمات پس از فروش خارج مینماید .
- 8- تحت هیچ شرایط برچسب پلمپ دستگاه را باز نمائید ، باز نمودن آن و یا مخدوش شدن آن باعث از بین رفتن گارانتي و خدمات آن میگردد .
- 9- تمام دستگاههای پارسیان تکنولوژی دارای سریال ، کد شناسه خریدار و Pin Code اختصاصی میباشد ، در صورت بروز هرگونه مشکل و یا نیاز به سرویس و خدمات پشتیبانی ، با استفاده از کارت خدمات طلائی پارسیان تکنولوژی ، با شماره تلفنهای مخصوص خدمات تماس حاصل نمائید .


تنظیم دستگاه :

کلید پاور دستگاه را روشن نمائید ، صفحه نمایشگر دستگاه روشن میگردد

- کلید Sup اطلاعات تولید کننده را نمایش میدهد

تنظیم تاریخ و ساعت :

- فقط کافیسیت یکبار ساعت و تاریخ دستگاه را تنظیم نمائید ، تنظیمات شما برای همیشه در دستگاه ذخیره میشوند حتی اگر برق دستگاه را قطع کنید مگر آنکه شخصا آنرا تغییر دهید .

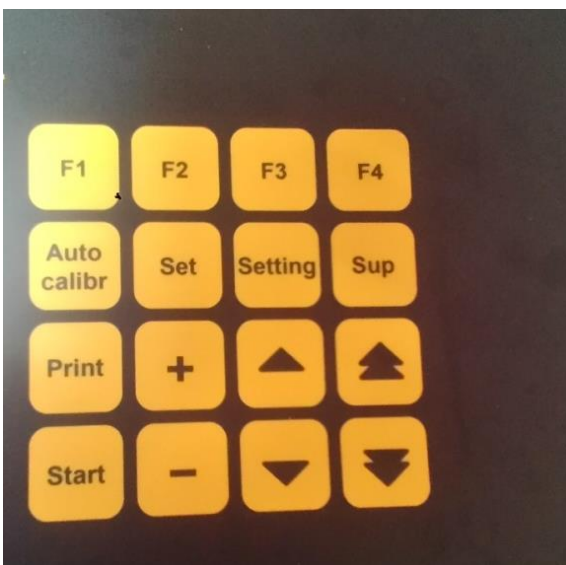

- کلید setting جهت تنظیم ساعت و تاریخ دستگاه استفاده میشود
برای تنظیم فوق با زدن کلید setting تاریخ و ساعت نمایش داده میشود ، برای تغییر هر مورد ، از
کلیدهای بالا و پایین استفاده نموده و برای رفتن به گزینه بعدی کلید Set را فشار دهید ، در انتها
نیز برای خروج از این قسمت کلید set را فشار دهید