

## سازنده تجهیزات آزمایشگاهی و ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی

### دستگاه تراز نمونه متالوگرافی

در بررسی های متالوگرافی، جهت بررسی پس از مانیت و سنباده زنی جهت عکس برداری امکان عدم توازی نمونه برای تصویر برداری وجود دارد لذا به کمک این دستگاه حالت توازی نمونه ایجاد می شود.

### مشخصات فنی:

- بدنه فلزی
- قطر قرارگیری نمونه ۵ سانتی متر
- وزن دستگاه ۱-۲ کیلوگرم
- رنگ کوره

### راهنمای کاربردی:

- نمونه به همراه خمیر مخصوص در جای خود قرار گیرد
- اهرم به صورت دستی به سمت پایین آورده شود و بر روی نمونه فشار آورده شود
- نمونه جهت عکس برداری آماده است

آدرس: اصفهان - شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان - ساختمان فن آفرینی ۱ - واحد ۲۲۸

تلفن: ۰۳۱-۳۳۹۳۱۲۹۰      فکس: ۰۳۱-۳۳۹۳۱۲۹۱      همراه: ۰۹۱۳۷۱۶۸۷۷۲

