

پیوست فنی شماره ۴

موضوع: شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه گلاو باکس با اتمسفر خنثی (Inert GloveBox)

- به منظور دستیابی به عملکرد مطلوب، دستگاه ها باید در اتاق تمیز با کلاس ۱۰۰۰۰ یا پایین تر نصب شوند.

- نصب دستگاه باید بر روی میز تحویلی و در محل بدور از ارتعاش باشد.

- محیط نصب باید عاری از نویزهای مربوط به کارکرد دستگاه های صنعتی باشد.

- در صورت وجود نویز در برق ساختمان، نصب نویز گیر در ورودی دستگاه الزامی خواهد بود.

- فضای اطراف دستگاه باید به اندازه ۴۰ سانتی متر از هر طرف خالی باشد.

- در صورت استفاده از گازهای خنثی برای دستگاه، محل نصب باید به انشعابات گازهای خنثی نزدیک باشد.