


راکتور آزمایشگاهی

شرایط محیطی نصب و بهره برداری

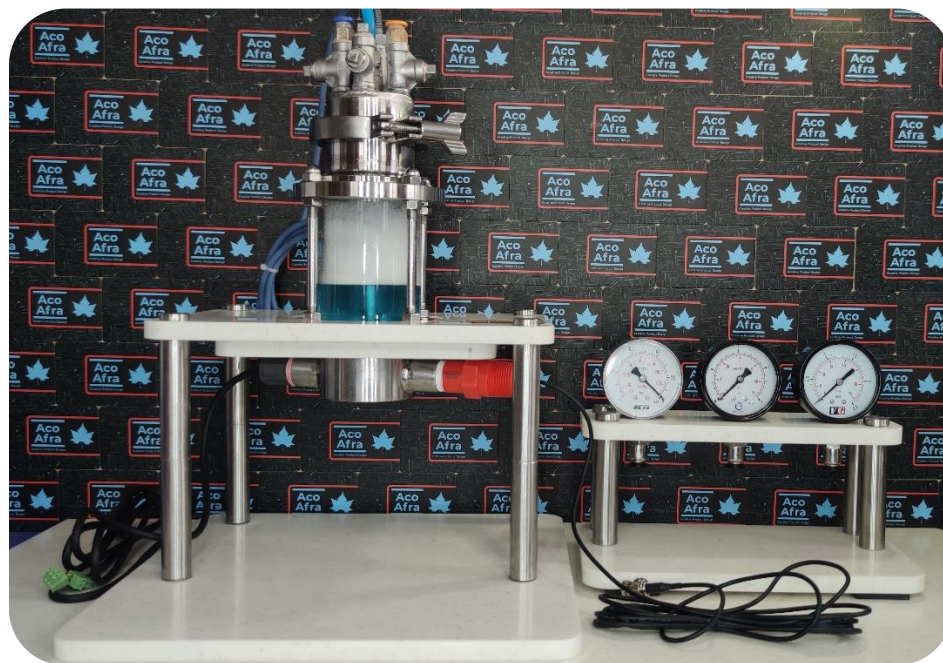

شرایط محیطی نصب و بهره برداری

- بهترین شرایط کارکرد دستگاه، رطوبت کمتر از ۵۰ درصد و دمای ۱۰ تا ۴۰ درجه می باشد. دما و رطوبت بیشتر از محدوده ی مطرح شده باعث کاهش عمر دستگاه می گردد.
- محدوده فشار دستگاه نهایتاً تا ۲.۵ bar میباشد.
- *** با توجه به اینکه در محفظه دستگاه از شیشه پیرکس استفاده شده است، لزوم استفاده از تجهیزات ایمنی مانند شیلد محافظ صورت، عینک و دستکش کار الزامی میباشد و در صورت استفاده نکردن از موارد فوق، مسئولیت تمامی مخاطرات ناشی از شکستن شیشه پیرکس بر عهده ی کاربر خواهد بود.*
- محل نصب دستگاه میبایست حداقل ۵۰ cm از سایر تجهیزات آزمایشگاه فاصله داشته باشد تا در صورت شکستن شیشه، تجهیزات اطراف آسیب نبیند.
- از تابش مستقیم آفتاب به صورت طولانی اجتناب شود.
- دستگاه از ریزش مایعات و جریان ذرات گرد و غبار محافظت گردد.
- محصول ارائه شده جهت نصب و استفاده در محیط داخلی (Indoor) می باشد.
- میز دستگاه باید دارای استحکام مناسب برای تحمل وزن دستگاه و جلوگیری از لرزش آن در حین کار باشد.

با عنایت به مهر پروردگار

با تشکر

آکو افرا