



شرکت تکفام سازان طیف نور  
شماره ثبت: ۴۵۳۲۵۵

## شرایط نگهداری طیف آموز A

### شرکت تکفام سازان طیف نور

- ۱- دستگاه باید در محیطی خالی از هرگونه بخار و غبار نگهداری شود (ترجیحا اتاق تمیز).
- ۲- هرگونه ارتعاش و نوسان موجب خارج شدن دستگاه از تنظیمات اولیه می شود. لذا دستگاه باید در محیطی بدون هرگونه ارتعاش نگهداری شود (ترجیحا زیرزمین یا طبقه همکف).
- ۳- دمای محیط نگهداری دستگاه نباید از ۴۰ درجه سانتیگراد تجاوز کند.
- ۴- از قرار دادن دستگاه در نزدیکی منابع گرمایشی، منابع تولید جریان هوا و پنجره جدا خودداری شود.
- ۵- حتی الامکان از جابجا نمودن دستگاه جلوگیری شود.
- ۶- از قرار دادن مستقیم دستگاه روی سطوح فلزی خودداری شود.