

کدفرم/لویرایش: F320/00	الزامات نصب دستگاه IQ	شرکت دانش پژوهش فجر
------------------------	------------------------------	----------------------------

شماره سریال :

نوع دستگاه : یخچال آزمایشگاهی

توضیحات	مشاهده نتایج		الزامات	مرحله کاری
	بله	خیر		
		ok	سالم بودن بسته بندی دستگاه به هنگام تحویل	1
		ok	سالم بودن دستگاه بعد از باز کردن وسایل بسته بندی (چرخها- شیشه جلو- کلیه قطعات پنل برق و کنترل)	2
		ok	حداقل فاصله دستگاه از اطراف 25 سانتیمتر باشد	3
		ok	دمای محیط کار دستگاه بین 15-30 درجه باشد (بهترین دمای محیط کار در رنج 2 ± 22 باشد)	4
		ok	رطوبت محیط دستگاه 20% الی 70% باشد	5
		ok	در حد معمول تراز باشد	6
		ok	حداقل امکانات تهویه هوا موجود باشد	7
		ok	اطمینان از سالم بودن پرریز مورد استفاده و همچنین earth آن (برای دستگاه یک پرریز مستقل در نظر گرفته شود)	8
		ok	در صورت استفاده از سیم سیار از کابل (3 X 1 یک رشته earth) استفاده شود	9
		ok	ولتاژ برق ورودی $10\% \pm 220$ باشد	10
		ok	در صورت نوسان برق بیشتر از حد مجاز از استابلایزر 2 kva مطابق توان مصرفی دستگاه استفاده شود	11

تاریخ :

تاریخ تحویل دستگاه :

امضاء مهر :