

- دستگاه را به برق متصل نمایید

- یک لوپ را از محل نگهداری برداشته و مطابق شکل وارد محل استریلیزاسیون نمایید .




- دکمه on/off را در حالت روشن (I) قرار دهید.

- فرآیند استریلیزاسیون آغاز خواهد شد. این فرآیند ۳ تا ۵ ثانیه به طول خواهد انجامید. مطابق شکل نوک لوپ بعد از ۳ ثانیه قرمز خواهد شد. این امر نشان دهنده بالا رفتن دما و استریل شدن لوپ می باشد.



- بعد از اتمام فرآیند دکمه on/off را در حالت خاموش (O) قرار دهید.

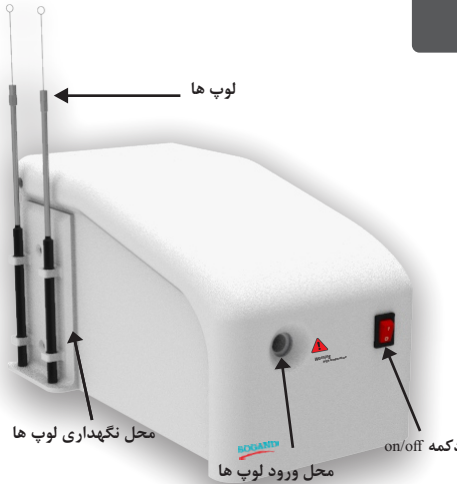

### ویژگی ها

- مناسب برای استفاده درون هود، گلاپاکس، ورک استیشن
- عدم نیاز به پیش گرمایش
- مصرف برق پایین
- دارای محل نگهداری لوپ
- استریلیزاسیون لوپ در ۳ ثانیه
- عدم تولید حرارت جانبی در محیط
- استفاده از تکنولوژی جدید در تولید حرارت
- آماده سازی سریع و لحظه ای
- ایمنی بالا

لوپ سوزهای شرکت سوگند با بهره گیری از تکنولوژی جدید در کمتر از ۵ ثانیه فرآیند استریل کردن را انجام می دهند. این لوپ سوز برای استریل کردن انواع لوپ و سوزن مناسب است همچنین این لوپ سوز در آزمایشگاه ها و هودهایی که امکان استفاده از گازهای شعله ور وجود ندارد بسیار مناسب است. این محصول با بهره گیری از تکنولوژی جدید، هیچ گونه حرارت جانبی تولید نخواهد کرد. علاوه بر این این دستگاه برای استریل کردن لوپ ها به پیش گرمایش نیازی ندارد و به محض روشن کردن قابلیت استفاده را دارد. همچنین برق مصرفی این دستگاه نسبت به محصولات مشابه بسیار پایین تر می باشد. به راحتی با قرار دادن لوپ ها درون لوله سرمیکی درون دستگاه فرآیند استریل کردن آغاز می گردد.

ویژگی ها	LOOP Burner
قطر لوله استریلیزاسیون	۱۵ mm
طول مفید لوله استریلیزاسیون	۸۰ mm
دمای استریل	۴۵۰ درجه سانتی گراد
روش گرمایش	التقایی
زمان استریل	۳ تا ۵ ثانیه
توان دستگاه	۸۰ وات
برق ورودی دستگاه	۲۲۰ ولت
ابعاد (طول، عرض، ارتفاع)	۲۷۵ * ۱۴۵ * ۱۶۰ میلیمتر
وزن	۴ کیلوگرم

در صورتیکه در هنگام کار با دستگاه با  
با مشکل مواجه شدید مطابق جدول زیر عمل کنید. اگر  
همچنان مشکل وجود داشت با کارشناسان شرکت  
تماس بگیرید.

**عیب یابی و نگهداری**

مشکل	دستگاه روشن نمی شود	نوک لوپ قرمز نمی شود	فراآیند استریل شدن
دلیل	<ul style="list-style-type: none"> <li>دستگاه به برق متصل نیست</li> <li>دکمه دستگاه در حالت خاموش است</li> <li>پایور دستگاه دچار مشکل است</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>دستگاه خاموش است</li> <li>به دلیل خاصیت القایی نوک لوپ به طور کامل قرمز نمی شود</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>پایور و مدار الکترونیک معیوب است</li> </ul>
راه حل	<ul style="list-style-type: none"> <li>کابل برق و پریز اتصال بررسی شود</li> <li>دکمه دستگاه را در حالت روشن قرار دهید</li> <li>با شرکت تماس بگیرید</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>دستگاه را روشن نمایید</li> <li>در صورتی که بعد از نوک لوپ قرمز شود</li> <li>فراآیند استریل انجام شده است.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>با شرکت تماس بگیرید</li> </ul>

محصولی که در اختیار شما قرار گرفته

**شرایط گارانتی**

است لوپ سوز تولیدی شرکت سوگند با برند **unBACTRO** Loop Burner می باشد .

**مدت زمان گارانتی:**

مدت زمان گارانتی از تاریخ صدور فاکتور تا ۱۲ ماه بوده و تحت پوشش کلیه خدمات پس از فروش براساس شرایط خواهد بود.

**خدمات پس از فروش**

این محصول به مدت ۱۰ سال مشمول خدمات پس از فروش می باشد.

**شرایط گارانتی.**

- دستگاه معیوب تنها پس از بازدید، تست و تایید مشکل فنی توسط کارشناسان این شرکت مورد تایید قرار خواهد گرفت.

- خدمات گارانتی فقط برای تعمیر دستگاه (با نظریه و تایید کارشناس شرکت) بوده و فقط شامل ارائه خدمات رایگان برای تعویض قطعات و دستمزد تعمیر می باشد.

- دستگاهی دارای گارانتی هست که دارای برگ ضمانتنامه باشند. بدیهی است جهت استفاده از خدمات گارانتی ارائه برگ ضمانتنامه یا گواهی کالیبراسیون شرکت ضروری است.

- خدمات گارانتی فقط توسط کارشناسان مجاز معرفی شده از طرف شرکت با ارائه کارت شناسایی معتبر ارائه می گردد.

**شرایط لغو گارانتی:**

- صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، استفاده نادرست، نوسانات برق.

شماره سریال:

مهر و هولوگرام شرکت:

**unBACTRO**  
Loop Burner

**وسایل همراه**



وسایل همراه دستگاه عبارتند از:

- ۱ - دستگاه لوپ سوز
- ۲ - عدد لوپ
- ۵ - عدد نوک لوپ
- کابل برق
- دفترچه راهنما
- برگه گارانتی