

## شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه DCM-20

دستگاه پمپ سرنگی ژیکان مدل DCM-20 احتیاج به نصب و راه‌اندازی نداشته و توسط کاربر قابل بهره‌برداری است.

به منظور حفظ طول عمر و کارایی مناسب دستگاه لازم است به نکات زیر توجه شود:

- ۱ - از ریختن آب با هرگونه موادشیمیایی بر روی بدنه دستگاه خصوصا قسمت‌های باز آن، اکیدا خودداری شود.
- ۲ - پس از اتمام کار با دستگاه، کلیدها در حالت خاموش قرار داده شده و برق ورودی به دستگاه قطع شود.
- ۳ - از سفت کردن بیش از حد گیره‌ی نگهدارنده نمونه و اعمال نیروی اضافی بر آن خودداری شود.
- ۴ - از باز کردن دستگاه توسط افراد غیر متخصص و متفرقه اکیدا پرهیز شود و در صورت بروز هر گونه اشکال با کارشناسان شرکت نانو مهندسی سطح ژیکان تماس حاصل شود.
- ۵ - دستگاه روی میزی بدون لرزش و به دور از تابش مستقیم آفتاب، نگهداری و استفاده شود.
- ۶ - دستگاه دور از میدان‌های شدید مغناطیسی و الکتریکی قرار گیرد.
- ۷ - دستگاه در محیط آلوده و پر گرد و غبار نگهداری نشود.
- ۸ - در حین روشن بودن و کارکردن دستگاه، حتماً اوپراتور داخل آزمایشگاه حضور داشته باشد.
- ۹ - کورس غوطه‌وری را به دقت انتخاب کنید تا از برخورد نمونه با کف ظرف و شکستن آن جلوگیری شود.