

❖ تعویض لامپ فلورسنت:

جهت تعویض لامپ فلورسنت، بیچهای نفاب را باز نموده سپس نفاب را بالا برده و اقدام به تعویض کنید.

✓ تذکر خیلی مهم: قبل از اقدام به تعویض لامپ UV یا لامپ فلورسنت دوشاخه دستگاه را از پریز برق دربیاورید.

❖ دستور العمل استفاده از پنل دیجیتال:

هنگامی که برق وارد دستگاه شود؛ روی صفحه LCD پیغام Please Enter Password نمایش داده می شود. شما می توانید با فشار دادن همزمان کلیدهای Set/ وارد منوی اصلی شوید. منوی اصلی شامل ؟ گزینه می باشد:

1. لامپ فلورسنت: برای روشن کردن لامپ فلورسنت ابتدا به کمک کلیدهای Δ/∇ در صفحه منو بر روی گزینه لامپ مهتابی رفته و سپس با کلید Set آن را روشن نمایید.
2. لامپ UV: برای روشن کردن لامپ UV ابتدا به کمک کلیدهای Δ/∇ بر روی گزینه لامپ UV رفته و سپس با کلید Set آن را روشن نمایید.

✓ نکته:

- A. لامپ UV ، ۱۰ ثانیه با تأخیر روشن می شود(جهت اینمی بیشتر اپراتور)
- B. بعد از خاموش نمودن لامپ UV از طریق پنل، لامپ UV به میزان زمان تعریف شده در تنظیمات (۱۰ دقیقه) روشن می ماند، سپس خاموش می شود(جهت استرلیزاسیون سطح و جداره ها پس از اتمام کار)
- 3) فن: برای روشن کردن فن ابتدا به کمک کلیدهای Δ/∇ بر روی گزینه فن رفته سپس با کلید Set آن را روشن نمایید. فن با توان ۶۰% شروع به کار می نماید. برای افزایش یا کاهش سرعت فن، میتوانید از کلید های Exit/Enter استفاده نمایید.
- توان فن: ۱۰۰% ~ ۱۰۰%

✓ هشدار:

جهت بازدهی بهتر، سرعت فن ۱۰۰% تنظیم گردد.

دفترچه راهنمای هود میکروبیولوژی کلاس II

4) تنظیمات:

A. تنظیمات فن:

- زمان روشنایی: زمانی که می خواهید فن تا آن اندازه کار نماید.
- روشنایی تا کنون: زمانی که تا به حال فن روشن بوده است.
- حد اکثر روشنی بر حسب ساعت تا زمان سرویس (جهت تنظیم با فشردن کلیدهای (Exit/Enter

B. تنظیمات UV :

- زمان روشنی: زمانی که می خواهید UV روشن بماند.
- روشنایی تا کنون: زمانی که UV تا به حال روشن مانده.
- شمارنده معکوس: زمان تأخیر روشن شدن لامپ UV

C. انتخاب زبان:

- انگلیسی
- فارسی

D. خروج: انتخاب این گزینه شمارا به منوی اصلی باز می گرداند.