

راهنمای نصب و راهاندازی دستگاه
میکسر خورشیدی

فهرست مندرجات

مقدمه

نحوه استفاده از دستگاه

نکات مهم در استفاده از دستگاه

مشخصات فنی دستگاه

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش دستگاه

راهنمای نصب و راهاندازی دستگاه
میکسر خورشیدی

مقدمه

برای مصارف مختلف آزمایشگاهی که نیاز به یکنواخت کردن به وسیله عمل همزن با حرکت دورانی دارند از این دستگاه استفاده میشود. از این دستگاه جهت یکنواخت کردن نمونه‌های خون شناسی استفاده میگردد.

نحوه استفاده از دستگاه

1- ابتدا دستگاه را به برق شهر 220V-50-60Hz وصل نمایید. کلید POWER اصلی دستگاه را ON نمایید. (پشت دستگاه) در این حالت دستگاه را روشن و شروع به کار می‌نماید.

نکات مهم در استفاده دستگاه

این دستگاه قابلیت استفاده در تمام شرایط محیطی را دارا می‌باشد.

دستگاه در اختیار شما با دور ثابت 36rpm کار میکند.

از طریق استفاده از لوله‌های حرکتی ، دور دستگاه را با تاکومتر اندازه‌گیری نموده و در صورت بروز اختلاف بیشتر از 3rpm بایستی موتور دستگاه بایستی تعمیر گردد.

مشخصات فنی دستگاه

- دارای یک عدد موتور گیربکسی 36rpm بوده و 5 عدد رول گردشی

راهنمای نصب و راهاندازی دستگاه
میکسر خورشیدی

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش دستگاه

خدمات تضمانتی (گارانتی)
شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمز
د تعمیر ب مدت یک سال می باشد، و خدمات پس از فروش بمدت
10 سال در قبال پرداخت هزینه می باشد.

شرایط لغو ضمانتنامه

1.

صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس با انفوذ آب و مواد
شیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق،

2.

استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگار با استاندارد هایت
عین شده بر آید دستگاهها عمل نکردن به دستورالعمل
- های ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه.

3.

صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاه
ها، تجهیز اتولو از مجانبی غیر سازگار یا معیوب،

4.

صدمات ناشی از نصب نادرست یا به
- روز رسانیه رنو عفایل، نرم افزار، برنامه های توسط افراد غیر مجاز،

5.

دستگاه های یک هدست کاریشده یا توسط اشخاص بی جز نمایندگان شرکت تع
یرشود.

راهنمای نصب و راهاندازی دستگاه
میکسر خورشیدی