


شرایط محیطی لازم برای نصب دستگاه TCVD

به طور خلاصه این فرآیند شامل

- ۱- محیط آزمایشگاه باید فضایی به مساحت حداقل ۲۵ متر مربع باشد تا کاربر بتواند به راحتی از دستگاه استفاده نماید.
- ۲- قرار دادن بدنه سامانه در میز با تحمل وزن ۴۰۰Kg، ثابت و بدون لرزش و کاملاً تراز.
- ۳- قرار دادن پمپ خلاء در کنار سامانه و بر روی یک دمپر لرزش

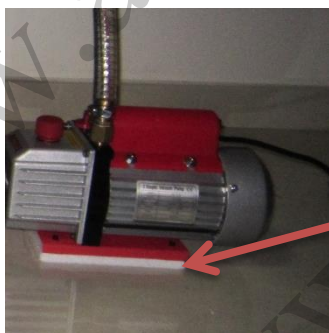

- ۴- امکان قرار دادن کپسول‌های گاز سامانه در کنار دیوار و بستن آنها به دیوار
- ۵- با توجه به دمای کاری بالای کوره حتماً اتصال به زمین در کابل اصلی دستگاه استفاده شود.
- ۶- لازم است آزمایشگاه دارای دسترسی به شبکه برق رسانی تک فاز با ظرفیت حد اقل ۶۰ آمپر و دارای سیم ارت باشد.