



## کاتالوگ دستگاہ

**[www.raadlab.ir](http://www.raadlab.ir)**

**E-mail: [info@raadlab.ir](mailto:info@raadlab.ir)**

**[iran\\_radteb@hotmail.com](mailto:iran_radteb@hotmail.com)**

هود شیمیایی

مدل R-CHM

Chemical Hood

R-CHM model

ساخت شرکت رادطب نوین زیست پایا  
به سفارش صندوق پژوهش و فناوری نانو ریاست جمهوری

# فهرست

۱. درباره ما
۲. مشخصات فنی و ملحقات
۳. اطلاعات فیزیکی
۴. تصویر هود
۵. مراحل راه اندازی
۶. نکات مهم در استفاده از دستگاه
۷. گارانتی و خدمات پس از فروش
۸. صفحه گارانتی دستگاه

## ۱. درباره ما

گروه راد طب فعالیت خود را در سال ۱۳۶۰ آغاز نمود و همواره در راه رشد و توسعه فعالیت خود، همگام با پیشرفت تکنولوژی و نوآوریهای روز دنیا همراه بوده و در سال ۱۳۸۹ با یاری خداوند متعال و به پشتوانه جمعی متشکل از مهندسين و متخصصين خبړه و مجرب شركت رادطب نوين را جهت تحقيقات و توليدات جديد تاسيس نمود و هم اکنون این شرکت منتخب و مستقر در مرکز رشد مواد و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد. عمده فعالیتهای این شرکت در زمینه راه اندازی و ارتقاء آزمایشگاههای میکروبیولوژی، بیولوژی سلولی و ملکولی، داروسازی و ... می باشد. طراحی، مشاوره، ساخت و نصب انواع میز و سکویهای آزمایشگاهی و انواع هودهای شیمی، لامینارفلو و فیلترهای نانو ... از جمله دیگر توانایی های این شرکت می باشد.

پیشگام تولیدات شرکت راد طب نوین، نسل جدیدی از هودهای لامینارفلو کلاس II مدل نانوراد می باشد که نسبت به نمونه های مشابه در نوع ساختار، فیلترها، قیمت و کیفیت بسیار متمایز و متنوع تر می باشد.

باتوجه به نیاز مبرم آزمایشگاه های تشخیصی، آموزشی، سلولی، ملکولی، ژنتیک، PCR، مواد مخدر، گیاهی، دامی، کشت بافت و ... به هود لامینارفلو و عدم ایمن بودن تولیدات داخلی وگران بودن هودهای تولید داخل و وارداتی، این شرکت در ادامه گامهایی که در تکمیل کیفیت این محصول برداشته که منجر به اخذ گواهی ثبت اختراع و تاییدیه های معتبر نیز گشته تصمیم به تولید مجهزترین و ایمن ترین و بصره ترین هود لامینارفلو کلاس II با فیلتر آلوستینا جهت کلیه تست های بیولوژیکی و **High Risk** نموده است که مزیتهایی از قبیل کاهش شدید هزینه خرید اولیه محصول، کاهش شدید هزینه تعویض فیلتر و برق مصرفی و نگهداری دستگاه، ایمن بودن کاربر و پرسنل آزمایشات و گارانتی و خدمات مطمئن در سراسر کشور را برای مصرف کننده دربر دارد.

## ۲. مشخصات فنی و ملحقات

- جنس اسکلت و بدنه از **MDF**
- جنس کف از سرامیک ضد اسید مرغوب
- فن قوی برای تخلیه کلیه بخارها و بوها
- شیر آب با کنترل نازل بیرونی
- شیر گاز با کنترل نازل بیرونی
- کابینت زیرین با در **MDF**
- روشنایی سقفی قوی **LED**
- شیشه با کنترل برقی
- کاپ سینک و سیفون
- پریز داخلی برق در دار

### ۳. اطلاعات فیزیکی

R-CHH	مدل
۱۴۹/۱۱۹*۵۹*۹۴	ابعاد داخلی
۱۲۰/۱۵۰*۷۵*۲۰۰	ابعاد خارجی
دارد	لامپ روشنائی کابین کشت
۲۲۰ ولت	ولتاژ
دارد	پریز برق در بدار کابین
دارد	کلید کنترل لامپها
دارد	چرخ قفل دار

۴. تصویر هود



Chemical Hood

## ۵. مراحل راه اندازی

۱. باز کردن پوششهای محافظتی هود
۲. قراردادن هود در محل مورد نظر
۳. قفل کردن چرخهای جلو
۴. اتصال کابل برق به دستگاه و پریز

## ۶. نکات مهم در استفاده از دستگاه

- محل استقرار دستگاه نباید روبرو یا نزدیک درب ورودی آزمایشگاه و پنجره قرار گیرد.
- استفاده از کولر هنگام کار با دستگاه ممنوع است.

## ۷. گارانتی و خدمات پس از فروش

- این دستگاه شامل یک سال گارانتی بدون اخذ هزینه و ده سال خدمات پس از فروش در ازای دریافت هزینه ی قطعه و تعمیرات خواهد بود .
- صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی و شکستگی لامپ ها و شیشه و آسیب دیدن قطعات برقی بر اثر نوسانات برق شامل گارانتی نمی شود.

## صفحه گارانتی دستگاه

نام سازنده : شرکت رادطب نوین زیست پایا

نام دستگاه : هود شیمیایی

مدل دستگاه : R-CHM

سایز دستگاه : .....

شماره فاکتور : .....

تاریخ فاکتور : .....

شماره سریال : .....

دستگاه فوق از تاریخ فاکتور شامل یکسال گارانتی

و ده سال خدمات پس از فروش می باشد.

ساخت ایران

مهر و امضاء

تاریخ



## ساخت ایران

اصفهان. خیابان میرداماد. بین طیب وزاهد. نبش ۲۰ ساختمان آراد طبقه  
سوم واحد ۵

تلفن: ۲۳۴۲۷۵۴-۲۳۴۲۷۹۸ (۰۳۱۳)

تلفکس: ۲۳۴۲۷۹۸ (۰۳۱۳)

همراه : ۰۹۱۳۰۲۲۰۹۲۰

[www.raadlabco.com](http://www.raadlabco.com)

E-mail: [info@raadlab.ir](mailto:info@raadlab.ir)

[iran\\_radteb@hotmail.com](mailto:iran_radteb@hotmail.com)