

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه تکفام ساز ساخت شرکت پویش تدبیر کرانه

- در هنگام نصب و استفاده از دستگاه تکفام ساز به نکات زیر توجه کنید:
۱. دستگاه تکفام ساز باید روی سطحی سفت و در محیطی خشک و تمیز نصب شود.
 ۲. میز کار تکفام ساز باید دور از دستگاههایی مانند سانتریفیوژ و همزن باشد که تولید لرزش می کنند.
 ۳. برای ایجاد جریان هوا در اطراف تکفام ساز، باید بین دستگاه و دیوارهای اطراف ۵۰ میلیمتر فاصله باشد.
 ۴. محدوده تغییر دمای محیط تکفام ساز بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد باید باشد.
 ۵. از نصب دستگاه در محل هایی که تابش الکترومغناطیس یا میدان الکترومغناطیس وجود دارد اجتناب کنید.

