

محل نصب دوش و چشم شوی

- ۱- دستگاه را در محلی قرار دهید که در مواقع لزوم براحتی بتوان از آن استفاده نمود
- ۲- برای نصب دستگاه در محیط آزمایشگاه به برق آب شهری و فاضلاب شهری نیازمند است.
- ۳- دستگاه را محکم روی دیوار یا زمین پیچ کنید
- ۴- از قرار دادن دستگاه در نزدیکی منابع حرارتی نور مستقیم یا رطوبت خودداری نمایید.

نصب و راه اندازی

- دستگاه روی زمین یا پایه مخصوص قرار داده شود.
- لوله کشی آب شهر به ورودی چشم شوی وصل شود.
- خروجی Waste به فاضلاب شهری وصل شود.
- در محل نصب کف شوی برای دفع آب وجود داشته باشد.

شرایط محیطی جهت انبارش دما: ۴-۳۵ درجه سانتیگراد

فشار : 1 الی 1/5 اتمسفر

رطوبت: 10-80%

شرایط محیطی جهت حمل و نقل:

دما: 4-40 درجه سانتیگراد

فشار: 1 الی 1/5 اتمسفر

رطوبت: % 0-90

شرایط محیطی جهت عملکرد:

دما: ۱۰-۳۰ درجه سانتیگراد-

فشار: 1 الی 1/5 اتمسفر

رطوبت: % 30-70