

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری سیستم

- (۱) محل استفاده برد باید دارای محافظت های لازم برای جلوگیری از ورود گرد و غبار باشد.
- (۲) برد باید با فاصله مناسب از سیستم های نویز زا (انواع دستگاه های آزمایشگاهی، دستگاه های تراش، کمپرسور، پمپ، آسانسور و...) نصب شود.
- (۳) هنگام استفاده از برد می بایست حتما از منبع تغذیه مطمئن و سالم استفاده نمود.
- (۴) برد حتما می بایست توسط اپراتور آموزش دیده و مسلط مورد استفاده قرار گیرد.
- (۵) با استفاده از دستمال کاغذی و یا پارچه نرم برد را تمیز نمایید.
- (۶) از تمیزکننده های خورنده و یا پارچه های زبر جهت تمیزکاری برد استفاده ننمایید.
- (۷) از استون یا هیدروکربن های هالوژنه و یا الکل های غلیظ (بالای ۳۵ درصد) جهت تمیز نمودن برد استفاده ننمایید.
- (۸) شرایط دمایی مجاز برای استفاده از این برد بازه دمایی (۰ الی ۶۰ درجه سانتی گراد) و جهت رطوبت ۴۵ الی ۶۰ درصد می باشد.
- (۹) از آغشته کردن یا فرو بردن این برد در مایعات به شدت خودداری نمایید.
- (۱۰) از این برد در محیط های خیلی مرطوب استفاده ننمایید. همچنین از استفاده از برد در صورت خیس شدن قسمتی از آن پرهیز نمایید.
- (۱۱) این برد برای استفاده در محیط با میدان مغناطیسی قوی گواهی نشده است. عواقب استفاده از این برد در محیط های دارای خاصیت مغناطیسی قوی ناشناخته می باشد.
- (۱۲) از این برد در دماهای خارج از محدوده ذکر شده در این دفترچه راهنما خودداری نمایید. عواقب استفاده از این برد در خارج محدوده دمایی ناشناخته می باشد.