

شرایط محیطی لازم برای نصب، نگهداری و راه اندازی

دمای محیط باید بین ۱۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد و رطوبت محیط بین ۳۵ تا ۶۵ درصد باشد.

اتاق آزمایشگاه باید دارای مساحت حداقل ۳۰ مترمربع و به دور از سیم‌ها و کابل‌های فشار قوی باشد.

محل قرارگیری دستگاه باید بدون لرزش و ثابت باشد.

ولتاژ برق شهر نباید بیش تر از ۲۴۰ ولت و کمتر از ۱۹۰ ولت باشد.

سیستم برق محل استفاده بایستی حتما مجهز به چاه ارت استاندارد و ایمن باشد.

دستگاه را حتی الامکان از تجهیزاتی که میدان الکتریکی یا مغناطیسی قوی دارند دور نگه دارید.

در صورت بروز مشکل برای دستگاه یا یکی از تجهیزات جانبی آن، قبل از انجام هر کاری حتما با مهندسین شرکت مشورت نمایید. در غیر این صورت شرکت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.