

## شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه Jikan IAT-40

کارشناسان شرکت نانو مهندسی سطح ژیکان، خدمات نصب و راه اندازی دستگاه را به صورت رایگان در اختیار خریداران محترم قرار می دهند.

مراحل نصب و راه اندازی به قرار زیر است:

- ۱) تنظیم پایه های دستگاه جهت قرارگیری بر روی میز آزمایش
- ۲) تنظیم سیستم نیروسنجی
- ۳) تنظیم سیستم کنترل دما و رطوبت
- ۴) تنظیم ارتفاع محل قرارگیری نمونه و تراز کردن سطح آن
- ۵) تنظیم سیستم حرکت و اعمال نیرو

فرایند نصب و راه اندازی دستگاه پس از انجام مراحل فوق، حصول اطمینان از کارکرد صحیح دستگاه و تأیید خریداران به اتمام می رسد.

به منظور حفظ طول عمر و کارایی مناسب دستگاه لازم است باید به نکات زیر توجه شود:

- ۱) از ریختن آب بر روی بدنه و اجزای دستگاه اکیدا خودداری شود.
- ۲) پس از اتمام کار با دستگاه، کلیدها در حالت خاموش قرار داده شده و برق ورودی به دستگاه قطع شود.
- ۳) از ضربه زدن و وارد کردن نیرو به پراب نیروی دستگاه و محل قرارگیری نمونه اکیدا خودداری شود.
- ۴) از باز کردن دستگاه توسط افراد غیر متخصص و متفرقه اکیدا پرهیز شود و در صورت بروز هر گونه اشکال با کارشناسان شرکت نانو مهندسی سطح ژیکان تماس حاصل شود.