

- ۱- از پاشیدن اسید بر روی دستگاه خودداری نمایید.
- ۲ جهت باز و بسته نمودن شیرگاز از ولو داخل دستگاه استفاده نمایید.
- ۳ دقت شود که دو چراق مهتابی و UV همزمان با هم روشن نشوند.
- ۴ هر فرد حداقل ۹۰ سانتی متر باید از دستگاه فاصله داشته باشد تا سبب اختلال در جریان هود نگردد.
- ۵ کلیه کارها باید در بخش میانی یا عقبی میز کار انجام گیرد و از طریق پانل شیشه‌ای قابل رویت باشد.
- ۶ دستگاه باید به دور از جریان هوا باشد.
- ۷ شبکه‌های هوا نباید به وسیله اجسامی از قبیل دفترچه یادداشت، پی‌پت‌ها یا سایر اجسام مسدود شوند، چون این حالت جریان هوا را قطع کرده و باعث آلودگی بالقوه مواد و آلودگی در کاربر می‌گردد.
- ۸ فن هود بیولوژیک بایستی حداقل به مدت ۵ دقیقه قبل از شروع کار و بعد از اتمام کار در کابینت جریان داشته باشد.